

全封闭式摇摆式制粒机 造粒机 制粒机

产品名称	全封闭式摇摆式制粒机 造粒机 制粒机
公司名称	兴化市祥和制药机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:祥和 型号:YK160
公司地址	中国 江苏 泰州 兴化市 沈伦镇工业区
联系电话	86 0523 83751576

产品详情

yk摇摆式颗粒机

本机是一种用旋转滚筒的正反转作用，通过筛网，可以将潮湿的粉末原料研成颗粒之用，亦可以广泛用作粉碎已压了块子而为现成的颗粒之用。在化学药品方面用作混合的粉末研成颗粒，烘干后压制片剂，又可以粉碎在贮藏期间而黏结成块的或在化学加工过程中所结成块的粉子。它不适合于半固体、流质、浆状或磨碎之用。二、基本特征1、机器结实有力，操作简易，运转平稳，有容积大的斗。旋转滚筒及物料接触全用不锈钢制造，保证处理物料的质量清洁和不致变色。2、机械传动系统全部封闭在机内便于清洁，并附有自动润滑系统，提高寿命，简便操作。3、网眼筛字数目多少，应根据颗粒大小要求，由用户自备。它的装置用两根钢管夹牢，装拆简易，紧松由细棘轮撑住，可以适当调节。三、技术规格

滚筒直径 (mm)	160	滚筒有效长度 (mm)	160
.....360	粉斗口面长度 (mm)	430	410
.....60 ~ 100	干品产量 (千克/时)	700	湿品产量【12目】(千克/时)
.....300	配用动力：电动机功率 (千瓦)	1.42	功
.....2.2	转速 (转/分)	50	电
率 (赫)	50	电	压 (伏)
.....380	类型	y110i1-4	机
器净重 (千克)	420	外形高度 (mm)	1240
.....1240	外形长度 (mm)	960	750

四、构造说明1、加料斗：为长方体的不锈钢制造，后部连接轴承座壳，座壳上置有工具盘，便于操作时安放铲刀等工具，侧面电器开关便于操作时及时开关电源。2、颗粒制造装置：旋转滚筒横卧装置在料斗的下部，前后有轴承支座及密封盖，它通过齿条的转动，作倒顺回转，端面的前轴承盖为活动式。装拆时，只要旋下密封盖上三处螺钉，拆下密封盖可清除污粉，滚筒的两端采用对称凸形连接轴，可不受转头的限制，装拆自由。3、筛网夹管：装置在放置滚筒的两旁，用钢管制造，中间开有一条长槽筛网的两端嵌入槽内，转动手轮将筛网包在旋转滚筒的外圆上，手轮上有棘轮撑住，松紧可以进行调整。4、减速器：采用蜗轮传动，速比1：2.5.5，箱内储机油，保证齿轮润滑良好及无噪音，前面装有视孔，可以观察运转情况及储油量。5、机座电机装置：机座两侧装有通风板，能使内部空气流通，保证电动机正常运转，下部为u型脚，着地面广而

平稳，因此不须安装，可任意放置室内使用，内部装有电动机机板，用铰链连接，另一端与螺杆栓牢，可以调节三角带松紧保持传动力。五、使用说明1、使用方法：开动机器，将混合物倒入斗内，由旋转滚筒的正反转作用，通过筛网形成颗粒，落入盛器中，如粉碎快了，因逐渐加入，不宜加满，以免受压力过大，而使筛网易损。2、注意事项：粉斗内如粉末停滞不下，切不可用手去铲，以免造成伤手事故，应用竹片铲或停车后工作。3、速度选择：由于使用原料性质不一，因此对速度快慢须进行选择，一般可根据物料的粘度和干度来选择，干品可快，湿品易慢，但其范围不能作统一规定，应由使用者根据实际情况而定。其调方法，首先停车，旋松减速器后的滚花螺母，使用摇手套入螺母中心方向，顺时针方向旋转增速，逆时针方向旋转为减速，调到适宜后，旋紧滚花螺母，取下摇手。六、机件润滑1、本机使用自动润滑，使用中无需加油，但须经常注意，润滑系统的管路堵塞，随时察看机身上端的视孔中输油情况。2、全部润滑用机油存储在减速器内，其存油量保持在油面线上（前面视线为红线）油质必须保持清洁，如经常使用，每隔三月换新油一次，在减速器下部机座上装有油塞，供放油之用。

本产品的加工定制是是，品牌是祥和，型号是YK160，适用物料是颗粒状，应用领域是制药、食品、化工、电子等，传热面积是16（m²），转速是3600（r/min），功率是1.5（kw），外形尺寸是1.05*0.77*1.4（m），重量是500（kg），规格是型号,YK160，规范是GMP，标准是JB20022-2004，材质是不锈钢