

SH-400A拍击式均质器 价格合理

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | SH-400A拍击式均质器 价格合理 |
| 公司名称 | 上海禾工科学仪器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:禾工科仪 型号:SH-400A |
| 公司地址 | 中国 上海市 上海市嘉定区复华路33号B4-1 |
| 联系电话 | 86 021 51001666 15821400056 |

产品详情

【四大优势】

- 1、 质量可靠：经过4代升级改进，产品质量性能可靠，用户满意率达98%；
- 2、 超群指标：用户对比后认为测量精度，重复性等关键性能超过部分世界知名产品；
- 3、 产品价格比国内知名品牌产品便宜40%，为同等进口品牌产品的20%；
- 4、 高性价比的运行成本，零配件价格、售后服务成本极低。

sh-400a拍击式均质器产品简介sh-400a拍击式均质器可以用来制备组织样品，获得具有活性样品
sh-400a拍击式均质器操作由微电脑控制，它预设了7个处理速度和1次附加连续运转的启动
sh-400a拍击式均质器在运转过程中，门开到任何位置机器都会停止工作 样品处理过程中温度不会升高

sh-400a拍击式均质器特点介绍sh-400a拍击式均质器主要用于食品、生命科学领域和临床/医药领域，如：
食品微生物分析、组织培养、细胞生物学、生物化学、活体组织处理和痰(结核病鉴定等)处理。比如：s
h-400a拍击式均质器可以用来制备组织样品，单独的细胞悬浮液可在几秒钟内准备好而不需传统的几分钟，大大节约了时间，提高了效率。sh-400a拍击式均质器无法比拟的为“组织培养”制备大量的具有活性的细胞（即使用sh-400a拍击式均质器处理样品会减少处理过程中细胞的死亡。）食品工业中的药物残

留问题随着新农业技术的发展越来越重要。sh-400a拍击式均质器为其分析提供快速清洁的萃取溶液的生产。在临床实验室痰样品的匀化，使用sh-400a拍击式均质器是比用酶消化更好的方法。无酶分析可以在一个样品中同时进行细菌学，免疫学和生物化学的实验，而且结果非常快——与传统方法比相当于1到2分钟与半个多小时的比较。

使从固体样品中提取细菌的过程变得非常简单，只需将样品和稀释液加入到无菌的过滤器样品袋中，然后将样品袋放入均质仪中，关上门即开始和完成样品的处理。sh-400a拍击式均质器有效地分离被包含在固体样品内部和表面的微生物均一样品，确保无菌袋中混合全部的样品具有充分的代表性。sh-400a拍击式均质器减少了样品的处理和准备时间，通常30-60秒的处理时间是充分的。处理后的样品溶液可以直接进行取样和分析，没有样品的变化和交叉污染的危险。均质器提供多种标准模式，几乎包含分析和研究的所有领域。1.安静和容易操作；2.sh-400a拍击式均质器为全部不锈钢系统；3.为使不同处理量的样品达到最好的均质效果，特设拍击板调节装置（拍击器可调整前后距离）；4.可调整的均质时间；5.固定的或可变的均质速度；6.渐进式均质，卓越的细胞保护；7.无菌一次性滤袋，保证卫生和安全；8.全开启式门，易于清洗；9.玻璃透明窗口易于观察；10.样品与sh-400a拍击式均质器无接触，不需要进行系统清洗；11.废液槽以防止样品袋泄漏；12.温度控制模式(选择件)；13.为操作者的安全着想，sh-400a拍击式均质器设计有自动停止霍尔开关装置，以防止操作失误夹伤手指

sh-400a拍击式均质器技术参数有效容积：30~400ml时间范围：

10s、30s、60s、90s、120s、180s、600s或连续运行，八档可调可变速度：6~9次挤压/秒外观尺寸：

450×270×290mm主机重量：16.5kg电源要求：220v/50hz均质袋尺寸：30×17cm

本产品的加工定制是否，品牌是禾工科仪，型号是SH-400A，类型是拍击式均质器，容量是30~400ml（ml），功率是200（w），尺寸是300×170（mm），重量是16.5（kg），电源是220V/50HZ，适用范围是医疗，医药，食品分析，组织培养等