

# HFJ-60内切式匀浆机

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | HFJ-60内切式匀浆机                   |
| 公司名称 | 上海洪纪仪器设备有限公司                   |
| 价格   | 面议                             |
| 规格参数 | 加工定制:否<br>品牌:天津恒奥<br>型号:HFJ-60 |
| 公司地址 | 上海市嘉定工业区叶城路925号A区V604          |
| 联系电话 | 021-52711022 13818484431       |

## 产品详情

### 内切式匀浆机

我公司生产的内切式匀浆机具有高强度的粉碎效果，通过微型高速电机带动特殊的不锈钢内外粉碎刀头高速旋转，从而对各类物质起到搅拌、乳化、破碎的作用。利用不同的刀具，在不同的速度下，使不相溶的固相、液相在相应成熟工艺和适量添加剂的共同作用下，瞬间均匀精细的分散乳化，经过高频的循环往复，最终达到预期的实验效果。

#### 主要特点

- 1.处理样品速度快，可避免样品经过长时间搅拌而产生高温等的破坏及污染；
- 2.快速连接桥和工具头可更换，通过采用不同直径刀头组合搭配，可实现最完美的匀浆效果；
- 3.可能与样品接触的部件均采用316不锈钢材料，保证被均质样品不被刀头污染。耐腐蚀性强，清洁更方便；
- 4.工具头由定子和转子组成，定子和转子采用独特的倾斜边缘设计，使得均质效果效果更均匀；
- 5.最大处理量可达到5l，完全满足一般实验室样品处理量要求；
- 6.hfj-60密闭式的工作环境，减少环境对样品的污染，且使实验更安全；

#### 技术参数

| 型号     | 转速 (rpm)   | 工作头直径 (mm) | 功率 (w) | 最大处理量 (ml) |
|--------|------------|------------|--------|------------|
| hfj-10 | 5000-35000 | 10         | 200    | 500        |
| hfj-18 | 5000-31000 | 18         | 550    | 5000       |

|                  |            |    |     |      |
|------------------|------------|----|-----|------|
| hfj-25           | 5000-31000 | 25 | 550 | 5000 |
| hfj-60           | 5000-31000 | 60 | 550 | 500  |
| 注：表中最大处理量以水为参照标准 |            |    |     |      |

## 配套装置指南

1. 耐磨轴套1个，当发现耐磨轴套有明显磨损，造成轴套间隙过大，就必须更换。
2. 联轴器一个，当发现联轴器卡不住主轴时需更换联轴器。
3. 拆卸工具两把。

## 采购指南

我公司根据不同的实验要求，研制一系列内切式匀浆机，各系列之间主要根据刀头直径来区分，hfj-10的刀头直径为10mm，刀头和机身为一体式不能更换其它直径的刀头，此型号转速大于其它系列，主要用于处理粘度和硬度较大但处理量较小的样品。如污泥、谷物颗粒、油籽料等。hfj-18与hfj-25外形相同，刀头可互换，转速稍低于hfj-10，但处理量为其10倍，故此仪器为性价比较高的一款，主要用于处理样品简单如肝脏、动物组织、植物等但处理量相对较大的实验。hfj-60在密闭式的匀浆罐进行，防止环境污染，使实验更安全。

## 应用领域

对各类纤维性较强的植物以及动物组织的内脏，肌肉等进行粉碎。适用于医学、生物化学、生物工程、农学、食品工业等领域。

本产品的加工定制是否，品牌是天津恒奥，型号是HFJ-60，类型是内切式匀浆机，功率是550（w），转速是5000-31000（rpm），工作头直径是60（mm）