

剪切乳化搅拌机JRJ-300-I

产品名称	剪切乳化搅拌机JRJ-300-I
公司名称	上海江仪仪器有限公司
价格	面议
规格参数	乳化机类型:分散乳化机 效果:剪切乳化机 工作方式:-
公司地址	上海市松江区邱家湾44号A区
联系电话	021-51085102 13818238482

产品详情

jrj-300-i剪切乳化搅拌机具有高剪切混合乳化功能.其独特的搅拌头结构,与众不同的粉碎功能,解决了一般搅拌机所不能解决的混合难题。 本剪切乳化搅拌机采用大功率电机作动力,电机设计安全可靠,噪音低,功率大,无级高速调速可任意选择您所需要的转速,运转稳定.搅拌头全套采用高级优质不锈钢,具有耐高温、耐腐蚀性能。 机械及液力的高速剪切力是本设备成功的关键,混合搅拌装置中的转子和定子的精密配合,确保了被加工物件每分钟承受数十万次的剪切作用.在电动机的驱动下,高速旋转的转子将物料从容器底部吸入转子区,承受强烈的混合作用,物料被迫通过精密配合的定子与转子间隙后,从定子孔中甩出,承受剧烈的机械及液力剪切作用,将颗粒撕裂和粉碎,被推出的物料在窗口容器壁面改变方向,与此同时新的物料被吸入转子区中心,从而形成一个循环.几种互换的定子头覆盖了一个广阔的应用领域,包括化妆品乳剂以至于胶质等任何需要搅拌、乳化、均化、粉碎、悬浮和溶解的过程.在某些场合可代替胶体磨、球磨机、砂磨机等设备。基本规格1 电动机额定功率 300w 2

额定输出转矩 0.3n.m3 使用电源 单相50hz 220v4

转速选择范围 200 ~ 11000r/mim5 外形尺寸 长×宽×高

主机 28cm × 36cm × 73cm 控制箱

24cm × 12.5cm × 15cm 6 整机重量 约15kg使用与维修1电机部份1.1为保证者人身安全,本机采用单相三线制,使用时必须有良好接地,严格注意不能接错地线,避免本机带电而造成事故。1.2开机前,应首先检查调速器旋钮是否已退到"0"位,切断电源开关是否在闭(调速器上的钮子开关向上拨为开,高下拨为关)。1.3将插头插入规定的电源中,打开电源形状,红色指示灯显示,然后缓慢地向顺时针方向转动调速旋钮,电机开始缓缓起动,直至调到您所需的转速。1.4工作完毕后,调速旋钮反时针退到"0"位切断电源开关,拔出插头。1.5定期检查电刷磨损情况,一般电刷只剩6毫米左右时就需更换.更换电刷时,必须切断电源,电刷在管内能够自由活动,防止轧在管内,造成火花大或电机不运转。1.6使用中若出现电机不运转,应先检查电源插头是否牢靠,有否接线脱落,电机电刷是否接触良好.排除以上故障后仍不能正常运转,请勿随意拆装,以免造成事故。2搅拌头装置2.1为了满足不同的工艺要求,我们专门设计了三种不同类型的可换定子头,并可在几分钟内完成装、清洗过程,便于生产不同产品。2.2最小孔的定子头适用于低粘度液体的混合,剪切速率最大,适宜于小颗粒在液体中的粉碎,溶解过程。中等孔的定子头适用中等颗粒的迅速粉碎及中等粘度液体的混合。2.3调换定子头步骤:用呆扳手(随机附上)将三个m5螺母旋下,卸去底板,取掉不适用定子头,装上底板,将三个m5螺母同时稍稍旋紧,用手盘动转子轴,不应有周期松紧现象。2.4工作结束后,应及时清洗搅拌头上的各个零件,便于下次使用。2.5本机搅拌头装置严禁离开介质空转,以免烧坏轴承。2.6本机需保持清洁,防止受潮,

使用环境温度不宜超过40摄氏度。附件随机附电机碳刷一付，可换定子头二只，m5呆扳手一只。

本产品的乳化机类型是分散乳化机，效果是剪切乳化机，工作方式是-，适用场所是实验室用，适用物料是化妆品，品牌是标模，型号是JRJ-300-I，外形尺寸（长*宽*高）是28cm × 36cm × 73cm（mm），整机重量是约15kg（Kg）