

福建福州泉州莆田漳州龙岩批发油漆油墨搅拌机、分散机、搅拌器

产品名称	福建福州泉州莆田漳州龙岩批发油漆油墨搅拌机、分散机、搅拌器
公司名称	厦门博士达喷涂设备有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	搅拌机类型:强力搅拌机 应用领域:化工 物料类型:固-液
公司地址	中国 福建 厦门市 厦门高崎汉记工业大楼
联系电话	86-0592-3878899 15060720559

产品详情

分散机

一、概述：

SDF 1100_SW 实验型分散机是我公司采用国内外最新技术设计开发的新型环保型实验室产品。

该产品集中了搅拌、砂磨、分散多种用途的功能于一体，是精细化工、石油化工、纳米材料、生物医药、食品工业、日化产品、农药生产等领域实验室试验最理想的实验设备。

本设备采用电子换向调速控制器对电机实行无级调速，应用数字PID控制技术，控制精度高，四位LED数码管直接显示电机转速，并配有分散叶轮与砂磨盘，能适应实验室不同的试验需求，并可根据显示的转轴速度直接计算搅拌、分散、砂磨叶片的线速度与物料粘度及化学反应速率之间的关系，为大规模生产

提供正确的数据。

二、主要技术参数：

1. 电动机型号：U1.1/80-220
2. 电动机额定功率：1100W
3. 调速控制器型号:CZD-8000
4. 调速范围：200-8000r/min
5. 分散叶轮直径：50mm,60mm（随机配件）
6. 升降行程：250mm
7. 外型尺寸：400 × 450 × 750mm

三、结构：

- 1.本机采用双轴恒力升降系统，升降方便。
- 2.采用串激整流子电动机，通过智能型电机调速控制仪，对电机实行无线调速。应用数字PID技术，控制精度高，数字直接显示转轴转速。
- 3.分散叶轮和砂磨叶盘与转轴用螺丝直接连接。
- 4.由左右夹持器对料筒固定，筒体采用夹套式结构，可通过冷却水，用不锈钢材料加工而成。

四、安装：

- 1.将两夹持器分别装在固定架上，夹持杆平面向上。
- 2.将不锈钢料筒固定在夹持器中，筒盖孔与电机轴想吻合。
- 3.将电机与调速器上的五芯航空插头机联接。（注意缺口方向）。

五、使用与维护：

- 1.使用时将选用的砂磨叶盘或分散叶轮与转轴固定。
- 2.旋电机锁紧栓，调整转轴与容器的高低位置，夹紧电机座与容器，放入物料并盖上容器盖。
- 3.接通电源，打开电源开关，然后调节速度至需要的转速。
- 4.本电机为串激整流子电动机，转动时电刷有火花产生，非防爆车间不宜使用。
- 5.转速大于4000r/min时不宜开空车（即空转）。
- 6.当电机电刷小于10mm时，应进行更换。

六、装箱单

1. 整机 1台
2. 分散搅拌叶轮 2只
3. 夹持器 1副
4. 调速器 1台
5. 使用说明书 1本
6. 砂磨轮 1只