

# 实验室(100W)数显测速电动搅拌器/JJ-1数显测速电动搅拌器

产品名称	实验室(100W)数显测速电动搅拌器/JJ-1数显测速电动搅拌器
公司名称	金坛市水北科普实验仪器厂
价格	面议
规格参数	搅拌机类型:搅拌机 应用领域:化工 物料类型:固-液
公司地址	江苏金坛市北环东路一号
联系电话	86-051982363299 15061901922

## 产品详情

### JJ-1数显电动搅拌器的详细资料：

#### 一．数显电动搅拌器简介：

为适应现代化实验室新科研项目的需要，由我厂研制并生产的该型电动搅拌器，本机采用永磁直流电机，采用先进的增力稳速线路，具有转速稳定，力矩大、噪音小、不需要更换碳刷，深受广大用户喜爱。

二．数显电动搅拌器性能：1．使用电源：220v 50hz2．电机功率：100w3．调速范围：0~3000转/分无级调速

4．定时范围：0-120分

#### 三．数显电动搅拌器使用方法

首先搅拌棒支紧在电机轴夹具上，关闭工作开关，并将调速旋钮调至低速位置，将需要搅拌的溶液放置对准搅拌棒中心，打开电源开关。

四．数显电动搅拌器注意事项：1．使用时一定要接地线。2．

工作时如发现搅拌棒不同心，搅拌不稳的现象，请关闭电源调整支紧夹头，使搅拌棒同心。

3．中速搅拌能减少振动，延长使用寿命。

4．仪器应保持干燥。

## 五、使用维护：

- 1、正确放置装液试瓶(或其他器皿)。
- 2、调整、校准搅拌棒在溶液中的工作深度，并装夹。
- 3、接通外电源，合上电源开关，指示灯亮。
- 4、选择定时，将定时旋钮调至“定时”或“常开”位置。
- 5、调节调速旋钮，升至所需转速。
- 6、工作完毕，将调速旋钮置于最小位置，定时器置“零”，关电源开关，切断电源。
- 7、将搅拌棒擦拭干净，其上不允许有水滴、污物残留。

## 六：性能电源电压:

单相交流 50hz 220v 电机功率 40w 60w 90w 100w.150w.200w.300w无级调速0-3000 工作时间  
定时或连续定时范围 0-120min

型号	品名	电机功率	定时范围	转速	速度数显	重量
jj-1.	数显直流恒速 搅拌器	100w、300w	0-120min	0-2500rpm	有	12kg

序号	型号	仪器名称	技术参数
1	78 - 1	磁力加热搅拌器	最大：1000ml、加热：200w
2	78hw - 1	恒温磁力搅拌器	室温 - 100 、0 - 2400转/分
3	79 - 1	磁力加热搅拌器	最大：1000ml、加热：300w
5	85 - 2	数显恒温磁力搅拌器	最大：1000ml、控温 - 100
6	hj - 3	恒温磁力搅拌器	最大:1000ml、控温-100 数显
7	hj - 5	多功能搅拌器	最大:1000ml,控温-100 磁力,电动
8	hj - 2	双头磁力搅拌器	最大：1000ml、加热：2 × 100w
9	hj - 4	四连磁力搅拌器	最大：1000ml、加热：4 × 200w

10	hj - 6	六连磁力搅拌器	最大：1000ml、加热：6×200w
11	hj - 6b	多头控温磁力搅拌器	0-1600rpm,6头、控温至100
12	dj - 1	大功率磁力搅拌器	可达：10000ml、尺寸：300×300
13	dx - ii	大功率磁力搅拌器	可搅拌强粘度液体30公斤
14	df - ii	集热式磁力搅拌器	常温 - 300 、 起动 - 3000转/分
15	jj - 1	电动搅拌器(25w)	3000转/分、定时120分
16	jj - 1	电动搅拌器(40w)	3000转/分、定时120分
17	jj - 1	电动搅拌器(60w)	3000转/分、定时120分
18	jj - 1	电动搅拌器(100w)	3000转/分、定时120分
19	jj - 1	电动搅拌器(160w)	3000转/分、定时120分
20	jj - 1	电动搅拌器(200w)	3000转/分、定时120分
21	jj - 4	六连电动搅拌器	140w、0 - 2000转/分、6×30w

本产品的搅拌机类型是搅拌机，应用领域是化工，物料类型是固-液，适用物料是油墨，动力类型是电动，布局形式是立式，品牌是科普，型号是JJ-1，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是循环作业式，每次处理量范围是出料50-250L（L），电机功率是100（Kw），生产能力是2-3（L），转速范围是0（r/min），料桶容量是2-3（L）