

CS-2片剂脆碎度测试仪 智能化转速可变/质量保证

产品名称	CS-2片剂脆碎度测试仪 智能化转速可变/质量保证
公司名称	上海诺彩贸易有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:片剂脆碎度测试仪 品牌:诺彩
公司地址	上海市嘉定区德立路88弄14号2201室
联系电话	86-02159904358/31261256 13818551016

产品详情

主要指标1、时间设置：1—10分钟（开机时自动予置4分钟）2、转数设置：0—300转（开机时自动予置100转）3、转速：25±1转/分4、轮鼓尺寸：内径286mm 宽度39mm5、整机尺寸：330×360×36mm6、电源：220v 50hz7、重量：9kg 使用方法1、准备：将仪器清洗干净放置在平稳牢固的工作台上，仪器四周应留有足够空间，要求工作环境无振动，无噪音，温湿度适宜，无腐蚀性气体。2、通电：接通电源线，打开电源开关，同时听到一声鸣响仪器自动设置在常规的工作状态，同时显示4分钟（04：00）。3、装样品：先将待测样品按药典的有关规定，小心去除片剂表面松散的粉末或颗粒，精密称定，取下防脱钮，将装药轮鼓的鼓盖沿着转轴方向慢慢拔出，鼓盖朝上，放置在平软的台面上，放入样品、将鼓盖重新安装在转轴上。注意两轮鼓左右不可调换，装上防脱钮。4、时间设定（或转数设定）：若常规测试，仪器已予置好4分钟（100次）不需要再改动，若特殊需要可通过时间设定调整计时显示，每按一次予置时间可增或减1分钟。如使用转数设定，须将“定时”与“启动/停止”键同时按下，此时窗口显示“100”表示予置100转。5、测试：以上准备工作完成后，可按“启动/停止”键，测试开始。轮鼓均匀转动，每分钟25转，仪器计时，待时间减至00：00时，电机自动停止工作，同时蜂鸣声提示。按“复位”键仪器返回初始状态，准备下一次测试。6、结束：取下防脱钮，摘下鼓盖，取出样品，如前所述去除松散的粉末或颗粒，精密称定。然后按药典的有关规定计算结果。

本产品的加工定制是否，类型是片剂脆碎度测试仪，品牌是诺彩，型号是CS-2，外形尺寸是330×360×36（mm），重量是9（Kg）