

加工顶天300L种子培菌罐

产品名称	加工顶天300L种子培菌罐
公司名称	廊坊市顶天轻工机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:顶天 型号:300L 适用范围:制药、食品、饮料、化工等
公司地址	廊坊市广阳区北旺乡吴堤村西口
联系电话	15933268399

产品详情

医药机械—种子罐

一、用途及特性： 1、用途：适用于酸奶及乳酸菌饮料母液发酵、酿造、佐料、制药、化工及真菌培植，其作用可加热、保温及冷却，为全封闭卫生型发酵专用设备。 2、特性：材料均采用进口304、1cr18ni9ti组成。本设备具有节能、消声、耐腐蚀、生产力强，清洗和操作方便等优点。

二、技术特性 1、有效容量：v=200~1600l 2、工作压力：0.15mpa 3、真空压力：0.09mpa 4、工作介质：酸奶、真菌培植。 5、温度控制：0~1000c

三、基本结构及安装： 1、总体结构：
a、固定式主要由罐体与支脚组成。
b、罐体内胆及封头由优质不锈钢抛光制成。 c、夹套与加强筋由a3板，保温层采用玻璃石棉组成。
d、外包皮、磨花鱼鳞纹，采用优质304、1cr18ni9ti材料。
e、搅拌器与锅盖密封采用机械密封件组成。
f、罐盖上下连接采用不锈钢螺柱，密封垫片采用xb250无毒橡胶。

2、安装调试： a、由于长途运输，首先对各连接螺纹进行检查。 b、对搅拌器应作空车试运转检查，待各传动部件运转正常后，方可投产使用。 c、连接后，对各接头处检查，如漏气，可旋紧管接头与螺柱，直到不漏为止，方可正常投产使用。 四、用注意安全事项

1、该设备使用蒸汽压力不得超过核定额工作气压。 2、进气时应缓慢开启进气阀，直到需用压力为止。冷凝水出口外需装疏水器。 3、对安全阀，可根据用户自己使用蒸汽的压力，自行调整。不许过量使用。
4、在使用过程中，应经常注意蒸汽压力的变化，对进气阀适时调整。

5、停止使用后，注意对夹套内放完余水。
6、如每次使用后，对罐内进行清洗，保持清洁。 五、维护保养 1、如进气管与出水管接头漏气，当旋紧接头不解决问题时，应添加或更换填料。
2、压力表与安全阀应定期检查，如有故障要及时调换或修理。

种子罐技术参数一

公称容积 (l)

转速 (r/min)

工作压力

试验压力

电机功率 kw

使用温度 (0c)

(mpa)

100l

36

0.15

0.30

0.37

1000c

200l

36

0.15

0.30

0.5

1000c

300l

36

0.15

0.30

0.5

1000c

500l

36

0.15

0.30

0.75

1000c

600l

36

0.15

0.30

0.75

1000c

800l

36

0.15

0.30

1.1

1000c

1000l

36

0.15

0.30

1.1

1000c

1200l

36

0.15

0.30

1.1

1000c

1400l

36

0.15

0.30

2.2

1000c

1600l

36

0.15

0.30

2.2

1000c

一、用途及特性： 1、用途：适用于酸奶及乳酸菌饮料母液发酵、酿造、佐料、制药、化工及真菌培植，其作用可加热、保温及冷却，为全封闭卫生型发酵专用设备。 2、特性：材料均采用进口304、1cr18ni9ti组成。本设备具有节能、消声、耐腐蚀、生产力强，清洗和操作方便等优点。

二、技术特性 1、有效容量：v=200~1600l 2、工作压力：0.15mpa 3、真空压力：0.09mpa 4、工作介质：酸奶、真菌培植。 5、温度控制：0~1000c

三、基本结构及安装： 1、总体结构： a、固定式主要由罐体与支脚组成。

b、罐体内胆及封头由优质不锈钢抛光制成。 c、夹套与加强筋由a

3板，保温层采用玻璃石棉组成。 d、外包皮、磨花鱼鳞纹，采用优质304、1cr18ni9ti材料。

e、搅拌器与锅盖密封采用机械密封件组成。

- f、罐盖上下连接采用不锈钢螺柱，密封垫片采用xb250无毒橡胶。 2、安装调试：
- 由于长途运输，首先对各连接螺纹进行检查。
 - 对搅拌器应作空车试运转检查，待各传动部件运转正常后，方可投产使用。
 - 连接后，对各接头处检查，如漏气，可旋紧管接头与螺柱，直到不漏为止，方可正常投产使用。

- 四、用注意安全事项
- 1、该设备使用蒸汽压力不得超过核定额工作气压。
 - 2、进气时应缓慢开启进气阀，直到需用压力为止。冷凝水出口外需装疏水器。
 - 3、对安全阀，可根据用户自己使用蒸汽的压力，自行调整。不许过量使用。
 - 4、在使用过程中，应经常注意蒸汽压力的变化，对进气阀适时调整。
 - 5、停止使用后，注意对夹套内放完余水。 6、如每次使用后，对罐内进行清洗，保持清洁。

五、维护保养

- 1、如进气管与出水管接头漏气，当旋紧接头不解决问题时，应添加或更换填料。
- 2、压力表与安全阀应定期检查，如有故障要及时调换或修理。

技术参数					

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

种子罐技术参数一

公称容积 (l)	转速 (r/min)	工作压力 (mpa)	试验压力	电机功率 kw	使用温度 (0c)
100l	36	0.15	0.30	0.37	1000c
200l	36	0.15	0.30	0.5	1000c
300l	36	0.15	0.30	0.5	1000c
500l	36	0.15	0.30	0.75	1000c
600l	36	0.15	0.30	0.75	1000c
800l	36	0.15	0.30	1.1	1000c
1000l	36	0.15	0.30	1.1	1000c
1200l	36	0.15	0.30	1.1	1000c
1400l	36	0.15	0.30	2.2	1000c
1600l	36	0.15	0.30	2.2	1000c

本产品的品牌是顶天，型号是300L，适用范围是制药、食品、饮料、化工等，产品别名是乳酸菌发酵罐（母液发酵罐），重量是600kg