

胶囊填充板 分体胶囊填充板 优质有机玻璃胶囊填充板

产品名称	胶囊填充板 分体胶囊填充板 优质有机玻璃胶囊填充板
公司名称	新昌县澄潭镇天辰机械设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:天辰 型号:K-187 产品别名:胶囊灌装板
公司地址	新昌县澄潭镇枣园村
联系电话	86 0575 86019286 13506751199

产品详情

<h3>产品介绍</h3> <p>材 质：有机玻璃</p> <p>产品型号：0#（胶囊板型号须与胶囊型号对应，如0#空胶囊须与0#胶囊板灌装，不可通用）</p> <p>产品规格：k-187（一次填充187粒胶囊）</p> <p>产品组成：排列盘（有边框的）、体板（两层有弹簧的）、帽板（两层无弹簧的）、中间板（单块板的）、刮粉板（薄塑料片）</p> <p>包 装：纸箱</p> <p>重 量：2.4公斤左右</p>
<h3>使用方法</h3> <p>一、把帽板平整放好，接着把排列盘的边框朝上放在帽板上（注意：排列盘对角2个定位螺钉应和帽板定位孔对准），倒一些胶囊帽（长的胶囊称胶囊体，短的称胶囊帽）在框内，然后端起帽板和排列盘左右摆动，胶囊会一一掉入板内，掉满后，从排列盘缺口处倒出多余胶囊帽，把排列盘拿走，如胶囊</p>

有反方向掉入孔内应拿出来调向（可拿一粒胶囊帽口对着装反了的胶囊压一下套出）。图1-图3

二、胶囊体排列与胶囊帽排列操作相同 图4-图6

三、将药粉倒在体板上，用刮粉板在体板上来回的刮，待装满药粉后，刮去多余药粉（如果装量不够，可把体板振动几下，再装药粉，也可用压粉板压紧后再装一些）。图7

四、将中间板有缺口一面（为方便识别，有一面中间板的两侧中间磨削掉一部分）朝上对准放到帽板上，然后两板一起翻转180度，对准放到体板上来回轻轻推压几下使胶囊帽口与胶囊体口稍微结合，然后将整套板翻转使帽板向下，体板向上再用力压紧，待压到底后，随手翻转胶囊板，拿掉帽板，取出中间板，将锁好的胶囊从中间板倒出。图8-图12

温馨提示：胶囊板的原材料为有机玻璃，受热容易变形，所以客户收到货后不要用开水消毒。产品用清水冲洗或用酒精擦洗后，放在阴凉处即可（不要放到太阳底下晒或用吹风机吹）。平时不用的时候最好竖起来放，不要平铺叠着放，以免因未放平，久了压变形。

本产品的品牌是天辰，型号是K-187，产品别名是胶囊灌装板，重量是2.5kg