

中药材粉碎/ HX-100型高速粉碎机

产品名称	中药材粉碎/ HX-100型高速粉碎机
公司名称	郑州益康化工产品有限公司
价格	面议
规格参数	型号:HX-100 单次产量:100g (kg/h) 电压:220 (V/Hz)
公司地址	河南郑州市金水区花园路68号院
联系电话	15093270721

产品详情

该类型粉碎机都是利用粉碎刀片高速旋转撞击来实现干性物料的一般性粉碎。它由粉碎室、粉碎刀片、高速电机等组成。物料直接放入粉碎室中，旋紧粉碎室盖，开机1-3分钟便可完成粉碎。

使用方法：使用本机前先关闭电源。

- 1.打开上盖（顺时针关，逆时针开）
- 2.把干燥药物放入粉碎箱内。
- 3.将上盖关紧
- 4.插上电源，按下开关。
- 5.当滚动的声音比较均匀时，说明药物已粉碎成粉，即可关机。
- 6.打开上盖，到处粉末。

注意事项：

- 1.粉碎物必须干燥，不易加工潮湿和油脂的中药。
- 2.粉碎的药物无找过粉碎槽的一半。
- 3.一般中药粉碎只需要半分钟，硬药粉碎一分钟即可。
- 4.本机不能长时间连续使用，每次开机时间不得超过5分钟。如果加工数量较多，应间隔使用，防

止轴承过热损坏电机。

5.上盖打开时，请勿启动电机。

6.长期使用后，碳刷和刀片如磨损严重，需要更换。

7.经常检查刀片的螺丝，必须紧固。

技术参数：

型号：hx-100

粉碎克数：100g

电压：220v

功率：400w

电机功率：22000（转/分）

重量：2.9kg

外形尺寸：长*宽*高—150*150*300

本产品的型号是HX-100，单次产量是100g（kg/h），电压是220（V/Hz），转速是22000（转/分）（r/min），重量是2.9（kg），体积是长*宽*高—150*150*300（mm），电机功率是400（W）