

院校的教学、实验室专用不锈钢手套箱

产品名称	院校的教学、实验室专用不锈钢手套箱
公司名称	厦门台冠电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:台冠-通闰 功率:1 (Kw)
公司地址	福建省厦门市湖里区兴隆路627号
联系电话	86-05928527792 15305027095

产品详情

产品简介：

vgb-5系列是配有净化系统的真空手套箱，循环净化手套箱是采用循环净化方式对箱体内的水氧等有害成分进行处理，使其含量得到控制，适用于ppm级的科学实验及生产中。可使材料在干净或惰性气体保护进行操作，透明的前面板使操作更方便容易。产品广泛应用于各油田钻井现场及采矿、地质、物理等各个领域，以及各类专业院校的教学、实验室用。

产品特点：

制作材料：304不锈钢板，厚度3mm前窗：倾斜的视窗，透明钢化安全玻璃

箱体照明：每工位一套，飞利浦荧光灯

控制器：控制箱体的气体补充和排空，安置于箱体下方

控制面板：操作面倾斜角度符合人体工程学原理；数据显示、控制系统位于其中一个上面

气体净化系统：采用水氧分级分离净化技术，具有除水、除氧功能。由彩色6寸触摸屏的人机界面和plc程序控制系统集成对气体净化系统进行控制，实现自动功能；有机气体吸附器，吸附系统内的有机气体，位于气体净化管道上。

技术参数：

工作尺寸:w2000*d800*h1000 (mm)

外形尺寸：w2500*d800*h1800mm

过渡舱尺寸：w400*d400*h600mm

手套口尺寸： 210mm

过渡舱可承受：真空度 100pa

密闭性：泄漏率 0.05vol%/h

压力传感仪：±2500pa（相对压力）

电源接口：220v、1kw

水氧指标：均 1ppm 气体净化系统首次启动后，箱体中氧或水含量达到1ppm以下需要运行时间不大于15h

注意事项：

- 1.使用前必须先检查各连接件是否松动，各密封件是否完好；
- 2.禁止在真空状态下打开舱门、手套口压盖或进行拆卸检修；
- 3.手套口应先于或同时与箱体抽真空，后于或同时与箱体停止真空；
- 4.外接气源管件应适配、接插应密封牢靠，充气时不宜超过零压即1个大气压；
- 5.抽完真空后先关上阀门再关真空泵；
- 6.抽气时检查手套阀门是否开启。

特别：前舱门和外舱门不可同时打开！否则，将会破坏建立起来的惰性气体气氛。舱体内为真空时，舱门不能打开，必须将舱体内压力补充到常压后开门。

欢迎你的来电咨询15305027095

本产品的加工定制是是，品牌是台冠-通润，功率是1（Kw），型号是VGB-5，材质是不锈钢，装机容量是1（Kw），用途是油田钻井现场及采矿、地质、物理等各个领域，以及各类专业院校的教学、实验室用，手套口尺寸是 210mm，工作尺寸是W2000*D800*H1000（mm），水氧指标是均小于1ppm