

粉碎机 小型密封式制样粉碎机 实验室制样机首选

产品名称	粉碎机 小型密封式制样粉碎机 实验室制样机首选
公司名称	赣州格林矿山机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:赣州格林矿机 型号:GJ-I 适用物料:矿石
公司地址	江西省赣州市石城县古樟工业园
联系电话	13807077607 18679766818

产品详情

产品概况：

密封式制样粉碎机（振动磨矿机）采用螺旋式（或压杆式）防松动装置，轻便可靠，全密封式，无粉尘外溢，无需排风除尘。高频震动研磨，粉碎效率高，粒度均匀，不混样，无需筛分缩分，可根据样量选用不同品种。

密封式制样粉碎机（振动磨矿机），使用方便，不用安装，低噪音 60分贝，可在任何场所工作。适用于地质、矿山、冶金、煤炭、建材、磁性材料、轻工、化工以及电力等部门生产单位和科研单位对金属或非金属物料进行粉碎加工，是制备化验试样和生产粉料的理想设备。

主要工作原理及结构图：

机器工作时，电机带动动力臂的转动轴转动，在离心力作用下，产生很大的激振动，使参振体作有规律的振动，同时迫使击环、击块在料钵内对料钵样品进行撞击、挤压、研磨，达到粉碎之目的。

gj-i密封式制样粉碎机：

gj-ii制样粉碎机：

1mz-200制样粉碎机：

2mz-100制样机：

3mz-100密封式制样粉碎机：

6mz-100密封制样粉碎机：

1mz-120连续制样粉碎机：

使用条件：

1、电机电源为380伏，50赫芝的三相交流电,要接地线。

2、本产品一般用于干式粉碎，料样湿度较大时，应在105 左右进行烘干，以免料样含水太多，降低粉碎效果产生粘钵现象。一般料样愈干，粉碎效果越好。如果粉碎料样湿度较大不能烘干的，请选用特种钢料钵。

3、若要制备比200目更细的试样，如300目等，可在钵内添加酒精或其它溶剂，进行湿式粉碎，适当延长加工时间，可达做目的。

使用和维护：

- 1、本产品安装无特殊要求，只要安放平整,即可进行正常工作。
- 2、若要搬动机器，可抬装箱螺钉或用两根直径为30毫米的铁棍，从机器两旁底下的通气孔穿过再抬起，在机器安放妥后，可将装箱螺钉拧下，以免碰伤人。
- 3、为了自动控制加工时间，机器附带控制部分设有时间控制器，操作时先将所需时间调整好，开机后到时机器便自动停止加工。
- 4、电源接通后，红色指示灯亮，待各项准备工作做好后，按一下绿色开关，绿色工作指示灯亮，同时机器开始工作。若机器发生异常情况时，按下红色开关，机器即停止工作。
- 5、装料时，先使击环、击块靠近料钵一边，再将料样倒入空隙内。
- 6、5mz-100型、6mz-100、7mz-100（gj-ax）型设有7个粉碎器，用户可按需要一次制1-7个试样，为使机器运转平稳，受力均匀，当试样不足5或7个时，要对称布放，不用的粉碎器也要置于原位。为不至混淆试样，料钵、料钵盖与面板上均编了号，操作时要注意对号，钵内的击环，击块也不得错乱。为使操作方便，支承粉碎器的面板设计成可转动式，在取出或安放粉碎器时，先松开定位插销，转动面板，使要取出或安放粉碎器的位置转至操作者身边，在安放并压紧固定好粉碎器后，应在原位固紧定位插销，使面板定位。松开定位插销时，先将插销压下，再顺时针转动60°，插销便在弹簧力作用下被顶起，其下端脱离护罩上的定位孔，面板即可转动，固紧定位插销时，先将面板大至转至原来位置，一面轻庄插销，一面稍微转动面板，当定位插销对准了护罩上的定位孔时，插销，就会被压下，这时再使插销逆时针转动60°，插销在弹簧作用下，稍被抬起，即可起定位作用。
- 7、一般料样经过3—5分钟的粉碎加工，都可制成120—200目的试样，若料样难碎或需要粒度更细，可适当延长加工时间，直到达做要求为止。
- 8、为保证密封性能良好，除橡胶密封圈完好并安放平整外，还需使压杆对料钵盖有足够的压力，若由于压力不够造成密封不严，可调节调压螺钉位置。当橡胶密封圈破裂或老化时失去弹性时，应更换新的橡胶密封圈。
- 9、压紧压杆时，先放好压杆，再套上扣环，然后往下压按扣，注意要压靠位置，以免机器工作时受振自动弹起。
- 10、根据使用情况，适时给各轴承加注润滑脂。

产品图片：

产品规格及技术参数：



规格型号	装料粒度(mm)	装料重量(g)	出料粒度 (目)	粉碎时间(min)	电机功率(kw)	整
gj-i	12	100	120-200	1-3	1.1	18
gj- ii	< 20(25)	200(400)	120-200	1-3	1.1	20
gj-ax	12	7*100	120-200	2-5	1.1	35
gj-a	< 5	30 (50)	200-400	15-30	0.55	90
gj-b	< 5	3*30 (50)	200-400	15-30	1.1	10
gj500-1	< 5	500	120-200	1-3	1.1	20
gj-ia(mz-100)	< 25	100	100-200	2-4	1.1	10
2mz-100	12	2*100	100-200	2-4	1.1	10
3mz-100	12	3*100	100-200	2-4	1.1	10
4mz-100	12	4*100	100-200	2-5	1.1	20
5mz-100	12	5*100	100-200	2-5	1.1	20
6mz-100	12	6*100	100-200	2-5	1.1	30
7mz-100	12	7*100	100-200	2-5	1.1	10
1mz-200	20	200	100-200	2-4	1.1	30
1mz-400	25	400	100-200	2-5	1.1	-2

售后维修服务：

1. 根据用户情况提供有针对性的技术培训，对重点用户进行产品质量跟踪、用户定期回访，及时根据用户需求改进产品性能，不断提高产品质量。2. 保证为用户提供优质的售前、售中、售后服务，为用户在定购前介绍产品性能及使用要求，提供有关资料，当好用户参谋。3. 需要技术服务的将派专业技术服务人员参加开箱验收和指导安装、调试工作，直到设备正常运转。4. 及时为用户解决产品在使用中出现的问题。

服务宗旨：1、我们始终将客户的要求作为我们工作的起点和终点，我们坚持为客户提供从设备选型到安装调试、人员培训技术支持、设备维修的全套服务。2、签订合同前，确认客户的要求，为客户推荐最合适的设备，尽量为客户节省成本。根据客户的具体要求设计、制造产品，对产品进行技术改造。3、签订合同后，公司将选派经过严格培训的技术人员对客户的生产现场进行考察，协助客户对现场进行规划设计，并由技术部制作出安装地基图纸，再由技术员协助客户进行施工。设备运输到以后，我公司人员会协助客户安装、调试直至客户满意。4、公司免费为客户培训技术人员，让客户掌握设备的使用、维护和简单修理技术。在生产过程中一旦设备出现故障，公司在接到客户电话后的24小时内必须拿出明确的解决方案，并将以先恢复生产再追究责任的态度迅速解决问题。5、保证兑现产品“三包”，产品在“三包”期内确属产品质量问题的，严格履行合同中规定的赔偿任。6、对于产品的配件和易损件以出厂价优惠提供。7、需要技术服务的将派专业技术服务人员参加开箱验收和指导安装、调试工作，直到设备正常运转。

【温馨提示】网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准,期待与您洽谈合作！全体员工竭诚为您服务！

赣州格林矿山机械有限公司是一家专业集科研、制造、销售及上门跟踪服务为一体的冶金选矿机械设
备企业。公司主要经营冶金、矿山机械成套设备及配件、选矿设备及实验室选矿设备。公司的实验室选
矿设备专供地质、冶金、矿山、建材、化工、煤炭等工业试验室科研单位及大专院校教研室，从设备供
应到设备安装调试及售后，提供一条龙服务，有效地解决有关实验室科研单位一次性采购价格过高
、厂家分配不便于现场服务等困难。企业管理及产品以“创新创优、国内一流”为目标，以“信誉第一
、用户至上”为经营宗旨，尽最大努力为用户提供技术咨询服务，保证零配件供应，并为用户设计制造
各种实验室设备和与之配套的各类非标设备的设计制造。凡选用我公司提供的产品将从发货之日起一年
内保修，设备实行“三包”。我们随时为您提供技术帮助，并希望建立长期的合作关系。

本产品的品牌是赣州格林矿机，型号是GJ-I，适用物料是矿石，应用领域是冶金，矿山，实验室，生产
能力是0.001（kg/h），主轴转速是56（r/min），进料粒度是12（mm）（mm），电机功率是1.1（KW
），出料粒度是0.01（mm），外形尺寸是1.1（m），重量是180（kg），粉碎程度是细磨机，物料含水量
是0，原理是制样粉碎机，最大物料硬度是0