

DY5-500电动轧盖机_手握式锁盖机

产品名称	DY5-500电动轧盖机_手握式锁盖机
公司名称	长沙益广制药机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市岳麓区黄荆小区C26栋1楼
联系电话	0731-85834411 15700778577

产品详情

dy5-500电动轧盖机_手握式锁盖机_香水锁口机_益宏药机

益广药机是长沙一家专业生产、销售口服液轧盖机的制药机械厂家，价格便宜，质量保证，符合gmp认证要求，口服液轧盖机使用方法简单，无需调试，每台口服液轧盖机出厂前均会试机，避免使用故障给您带来烦恼。

口服液轧盖机为台式三刀旋风轧盖机，不锈钢外型，操作安全方便，工作时，被轧盖瓶子不转，均布120°。三只旋风刀旋转轧盖封口，刀柄设计为弹簧结构，三刀的距离可以微调，适应性强，轧盖成品率高，本机是部队、医院、化验室、小型制药厂的理想选择。

口服液轧盖机主要技术参数：

- 1、使用规格：6-33毫升玻璃瓶封口
- 2、生产能力：20-40瓶/分
- 3、电机功率：220v，50hz，90w
- 4、外型尺寸：450×400×600mm
- 5、机器重量：35kg

口服液轧盖机详细介绍：

一、轧不同规格瓶子时上臂的调整：

该机可用于轧5-500ml的瓶子盖，当使用其中任一规格的瓶子时，只要把该规格的瓶子放在托盘上，一手托住横臂，另一只手拧松横臂左边的螺母，使横臂下降或上升，直到轧盖头与瓶盖约20毫米位置时，将螺母拧紧，再用随机带的内六角扳手将托环紧靠横臂后把托环锁紧。（注：拧紧时注意轧盖头与瓶盖位置对正。）

二、v型支块的调整：

将瓶子放入下v型支架内，将支块上的两个螺钉旋松，将瓶子和下v型块一起移动，直到轧盖头与瓶盖位置对正后，将v型块上的两个螺钉拧紧。

三、具体操作方法：

- 1、把灌好液体并装上盖子的瓶子放到下托盘上，靠在v型支块上，一手扶住瓶子，另一手将手柄朝后往下拉紧，这时托盘托着瓶子向上抬起，直到瓶盖与轧盖头压紧。
- 2、当瓶盖与轧盖头压紧后，不停地旋转的三把轧盖刀头旋转数圈后，将瓶盖轧紧。（注）电机必须顺时针运转。
- 3、将手柄朝前推，使轧好盖的盖子随着托盘回到原位，整个操作过程完成，以后每轧一个瓶盖时重复以上的操作即可。

四、轧盖头的调整:

该机配有多个轧盖头，可根据不同瓶子盖的大小来选择上轧盖头。正式使用前可用瓶子试一下。

- 1、盖子轧的不紧，可旋开轧盖头锁紧螺母按逆时针方向旋出上轧盖头，然后锁紧上固定螺母。
- 2、盖子轧的太紧，有旋切瓶盖现象。可旋开上轧盖头锁紧螺母按顺时针方向旋进上轧盖头，然后锁紧上固定螺母。
- 3、瓶盖下沿收不紧，可根据实际情况适当调小三个轧刀头的偏心度。如收的太紧，有轧碎瓶子现象，可适当调大三个轧刀头的偏心度。

不选最贵的口服液轧盖机，只选最好的口服液轧盖机,长沙益广药机是您正确的选择，十几年的磨砺，我们在生产口服液轧盖机有着丰富的经验，而作为一款相对成熟的产品，质量和售后方面毋庸置疑，咨询口服液轧盖机相关资料请拨打：0731-85834411，我们将以专业的技术知识为您耐心解答，也可进入我们的网站：www.yhzwj1.com浏览。