

旋风式粉碎磨FS-II 全新

产品名称	旋风式粉碎磨FS-II 全新
公司名称	四川中浪科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 产品类型:全新 适用领域:农业
公司地址	四川省成都市武侯区万寿桥南路399号清荷苑16-1-1
联系电话	086-02865890848/65805328/65851648 18981985088

产品详情

电话：028-65890848 65851648 65805328 热线：400-600-9004
18981985088 传真：028-66157437 询价优惠qq：348488148 1305732936 445
199389 网址：<http://www.pifayiqi.com> 邮件：sales@pifayiqi.com 地址：四川省成都市武侯区万寿桥南路399号清荷苑16-1-1

仪器名称：旋风式粉碎磨 仪器型号：fs-ii 主机简介：旋风式粉碎磨fs-ii是根据高速撞击产生破碎设计理念制造的一种能获得均匀粉状物的高效试样粉碎磨，适用于多种谷类、饲料、药材、化学药品及植物叶、草等类干物料的粉碎 旋风式粉碎磨详细介绍：实验室粉碎磨又名实验室粉碎机,fs-ii实验室粉碎磨适用于实验室制取粉碎样品，能高效快速粉碎麦类、玉米、水稻、绿豆、大豆等物品，粉碎样品符合陈化粮检测和小麦全麦粉面筋测定前期处理要求。为降落值、面筋参数、粘度值及各项生化指标提供标准的粉样。独创的自动回风风路，降低样品损耗，提高了出粉率。封闭式触摸开关，防止粉尘污染，提高了可靠性。粉碎过程中不失少蛋白质、脂肪等含量。旋风式粉碎磨工作原理:采用高速气旋原理，样品进料口缓缓加入，被叶轮产生的高速旋气流甩到磨室环上，被撞击成粉末，并由风路送入样品采集瓶，以取得所需的样品。旋风式粉碎磨技术参数:电机功率：370w 叶轮转速：10000转/分 平均料流：150克/分 粉碎细度：60-100目 研磨出率：>98% 应用实验室粉碎磨/实验室粉碎机时各种检测指标所需细度：检测项目与样品粒度：

检测项目	样品	筛板孔径(m)	样品要求	样品粒度要求		
				孔径(mm)	数目(孔数/英寸)	筛号
面筋值	小麦	0.8	95% 通过	0.427	40	cq16
降落数值	谷物	0.8	90% 通过	0.505	35	cq14
粘度	粮食	0.5	90% 通过	0.270	60	cq24

	玉米	0.8	90% 通过	0.437	40	cq16
脂肪酸值	大米 (稻谷)	0.8	95% 通过	0.437	40	cq16
	粮食	0.8	90% 通过	0.437	40	cq16
馒头	小麦	0.8	60% 通过	0.161	91	cq36
窝头	玉米	0.8	75% 通过	0.437	40	cq16

其他相关产品：

仪器名称	型号
面筋数量和质量测定仪	mj-ii
	mj-iii
面筋指数测定仪	mjz
面筋烘干仪	mjh
降落值测定仪	fn (不带打印)
	fn (带打印)
智能白度测定仪	wsb-v (不带打印)
	wsb-v (带打印)
磁性金属物测定仪	jjcc (含分离板)
圆形验粉筛	yfs30 × 8
小麦硬度计	fydb型
旋风式粉碎磨	fs-ii
油脂烟点仪	yd-1
粮食粘度测定仪	ln (一个糊化装置)
	ln-ii (二个糊化装置)

产品提示：我们向（四川、成都、绵阳、重庆、贵州、贵阳、云南、昆明等各地）客户提供旋风式粉碎磨、实验室粉碎磨、实验室粉碎机、黄曲霉毒素测量仪、饲料硬度计、谷物硬度计、硬度计、水果硬度计、果实硬度计、里氏硬度计、维氏硬度计、邵氏硬度计、布氏硬度计、便携式硬度计、显微硬度计、摩氏硬度计等检测仪。如果您想具体查看信息，请登录我们的官方网站<http://www.pifayiqi.com>。

本产品的加工定制是否，产品类型是全新，适用领域是农业，品牌是中浪，型号是FS-II，适用对象是豆类,麦类,玉米，用途是农用