

实验用 JJ-2高速组织捣碎机/匀浆机 可开票 保证

产品名称	实验用 JJ-2高速组织捣碎机/匀浆机 可开票 保证
公司名称	常州朗越仪器制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:朗越 型号:JJ-2
公司地址	江苏 金坛市 丹凤西路17号
联系电话	051982866633

产品详情

一、用途

捣碎机旋转速度极高，最高每分钟可达到一万二千转。物料在匀浆杯中通过电机旋转驱动刀片同时进行劈裂、碾碎、掺合等过程，使物料搅拌捣碎。本机体积小，消耗功率少，工作效率高。但本机对粘度高的液体同质料硬的物性（如骨石等）均不适宜。

二、性能

- 1、科学研究：生化、植物、营养等研究都可采用本机捣碎之用。
- 2、医学治疗：实验室与药品都可采用,特别适合于组织疗法药品捣碎。
- 3、化工制药：制造胶质乳浊液，及固体液体特质之混合，如制造油质有霉素剂的调合，制造浓缩牛肝捣碎等。
- 4、生物制品：在生物药品制造过程中，其液体药品的搅拌混合以及微生物培养基的捣碎均需在无菌操作下进行，其用具均需严密消毒，以免杂菌感染，本机构造方面均合于无菌操作的要求。
- 5、食品工业：可供制造肉酱，奶酪等作搅拌捣碎用。

三、主要参数

- 1、电动机：立式单相串激电动机
- 2、额定功率：120w

- 3、工作电压：220v
- 4、频率：50 hz
- 5、转率：0至12000转/分

四、使用方法及注意事项

- 1、先将转轴和机轴配合好，后将联接器弹簧性元件向下移动至尺槽内（向下移足与台阶碰牢）机器才好运转。
- 2、开机之前，必须注意电源与电机上电压是否相符。
- 3、炭刷经常要检查，如太短要更换新炭刷。如发现炭刷火花不正常应立即停止使用，检查障碍原因，修理好后方可使用。以免整流器和线圈烧坏。
- 4、由于电机转速高，如连续使用，会使电机烧坏。因此使用时间以三分钟为限，停止五分钟后方可使用。
- 5、匀浆杯装置时需与机上园轴心对准，居中，四面无摇动，方可开机。
- 6、本机不宜空转，使用时须放入少量液体或油脂。
- 7、放入物料时须缓缓加入，先开慢档，后开快档，但慢档只能作起步作用，高速运转必要时需用左手辅助加固匀浆杯避免高速运转时抖动.高速运转不宜常用。

本产品的加工定制是是，品牌是朗越，型号是JJ-2，电源是220V，工作电压是220（V）