

# 制样机 制样粉碎机 震动研磨粉碎设备 实验室制样粉碎机

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 制样机 制样粉碎机 震动研磨粉碎设备<br>实验室制样粉碎机 |
| 公司名称 | 石城县绿洲选矿设备制造有限公司                |
| 价格   | .00/个                          |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:绿洲<br>型号:GJ200-1  |
| 公司地址 | 江西省赣州市石城县琴江镇温坊工业园              |
| 联系电话 | 18370820210                    |

## 产品详情

### gj、mz型制样粉碎机

#### 用途和适用范围

本产品适用于作各种坚硬的金属或非金属矿石、矿物原料的粉碎加工，凡需作化验试样粉碎加工的地质、冶金、煤炭、建材、石油、化工及科研、实验等部门和单位均可使用。

#### 主要规格和技术参数

| 型号      | 料钵材质 | 料钵数 ( pcs ) | 装料量 ( g/pcs ) | 装料粒度 (mm) | 出料粒度(目) | 粉碎时间 ( min ) | 整机重量 ( kg ) | 电机功率 ( kw ) |
|---------|------|-------------|---------------|-----------|---------|--------------|-------------|-------------|
| gj-i    | 高锰钢  | 1           | 150           | < 12      | 120~200 | 3~5          | 180         | 1.1         |
| gj-ii   | 高锰钢  | 1           | 200、400       | < 15      | 120~200 | 3~5          | 310         | 1.1         |
| gj-ax   | 7    | 100         | < 12          | 330       |         |              |             |             |
| gj-a    | 30   | < 5         | 10~15         | 80        | 0.55    | 420          | 480         | 640         |
| gj-b    | 3    | 160         | 560           | 560       | 800     |              |             |             |
| 1mz-100 |      |             |               |           |         |              |             |             |
| 2mz-100 | 2    | 180         |               |           |         |              |             |             |
| 3mz-100 | 180  |             |               |           |         |              |             |             |
| 4mz-100 | 4    | 330         |               |           |         |              |             |             |
| 5mz-100 | 5    |             |               |           |         |              |             |             |
| 6mz-100 | 6    |             |               |           |         |              |             |             |
| 1mz-200 | 1    | 200-        |               |           |         |              |             |             |

|         |      |         |     |     |     |
|---------|------|---------|-----|-----|-----|
| 2mz-200 | 2    | 200     | 310 | 1.5 | 850 |
| 3mz-200 |      |         |     |     |     |
| 4mz-200 |      |         |     |     |     |
| 2mz-400 | 150g |         |     |     |     |
| 3mz-400 | 3    | 200-400 |     |     |     |
| 1mz1000 | 100g |         |     |     |     |

## 主要工作原理

机器工作时，电机带动动力臂的转动轴转动，在离心力作用下，产生很大的激振动，使参振体作有规律的振动，同时迫使击环、击块在料钵内对料钵样品进行撞击、挤压、研磨，达到粉碎之目的。

## 机器使用

设备使用前按如下操做进行：

- 1、请先拆开包装箱体。
- 2、打开机器上盖板后，在面板的周边有(或在底架中板和护罩连接处的两件压紧板)，三根固定螺杆和两件压紧板是产品在运输途中起定位保护作用，开机前必须直接拆卸下来。
- 3、然后将设备定位放置，如地面光滑，需加垫一层橡皮，以防止产品在工作中产生振动而使机子走动，影响粉碎效果。

本产品的加工定制是是，品牌是绿洲，型号是GJ200-1，测量范围是详见参数，测量精度是详见参数，功率是1.1（w），尺寸是560\*560\*800（mm），重量是180（kg），电源是380V