

101-2干燥箱，电热鼓风机，101-2电热鼓风干燥箱

产品名称	101-2干燥箱，电热鼓风机，101-2电热鼓风干燥箱
公司名称	献县鑫鑫路业建材仪器经销处
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫鑫仪器 型号:101-2
公司地址	中国 河北 沧州 献县 郭庄镇尹屯
联系电话	86-03174405367 13785773720

产品详情

电热鼓风干燥箱

101系列电热鼓风干燥箱带鼓风装置、温度最高300℃、a型为数字控温，分为普通干燥箱、不锈钢内胆干燥箱、全不锈钢干燥箱三种。特大型（5型、6型、7型、8型）适合生产车间大众物品烘干之用。型号:101

-1a 工作尺寸:350*450*450 工作电压:220v 最高温度:300 型号:101-2a

工作尺寸:450*550*550 工作电压:220v 最高温度:300 型号:101-3a

工作尺寸:500*600*750 工作电压:220v 最高温度:300 型号:101-4a

工作尺寸:800*800*1000 工作电压:380v 最高温度:300 型号:101-5a

工作尺寸:数显1000*1000*1000 工作电压:380v 最高温度:300 型号:101-6a

工作尺寸:数显1000*1200*120 工作电压:380v 最高温度:300 型号:101-7a

工作尺寸:数显1000*1200*1500 工作电压:380v 最高温度:300 型号:101-8a

工作尺寸:数显1000*1500*1500 工作电压:380v

最高温度:300℃ 电热鼓风干燥箱使用和注意事项：1. 接上电源后，即可开启2组加热开关，再将控制仪表的按键设置你所需要的温度即可。指示灯亮，同时可开启鼓风机开关，使鼓风机工作。2. 当温度升到所需的温度时，指示灯灭。刚开始恒温时可能会出现温度继续上升，此乃余热影响，此现象约半小时左右会趋于稳定。在恒温过程中，借助箱内控温器自动控温，不用人工管理。3.

恒温时可关闭一组加热开关，只留一组电热器工作，以免功率过大，影响恒温的灵敏度。4.

该箱应放在室内水平处。5.

应在供电线路中安装铁壳的闸刀开关一只，供此箱专用，并将外壳接地。6.

通电前请检查本箱的电器性能，并应注意是否有断路或漏电现象。7.

待一切准备就绪，可放入试品，关上箱门同时旋开顶部的排气阀，此时即可接上电源开始工作。8. 不可任意卸下侧门，扰乱或改变线路，唯当该箱发生故障时可卸下侧门，按线路逐一检查。如有重大故障时，可与本厂联系。9.

此箱为非防爆干燥箱，故带有易燃挥发物品，切勿放入干燥箱内，以免发生爆炸。10. 每台干燥箱附有试品搁板两块。搁板每块平均负荷为15公斤，放置试品时切勿过密与超载，以免影响热空气对流。同时

在工作室底部散热板上不能放置试品以防过热而损坏试品1、感谢阁下访问河北鑫鑫路业建材仪器网，您有任何想咨询的产品或建议均可致电我们的全国咨询热线：13785773720或留下您宝贵的意见和信息，我们会在第一时间回复您。2、您所咨询的所有产品为全国联保产品，规定时间内您均可得到由河北鑫鑫路业建材仪器有限公司提供的免费质保服务，解除您的后顾之忧，您可放心采购。混凝土标准养护箱

本产品的加工定制是是，品牌是鑫鑫仪器，型号是101-2，类型是鼓风干燥箱，温度范围是300（ ），规格是101-2