

101A-4 电热鼓风干燥箱 干燥箱新标准

产品名称	101A-4 电热鼓风干燥箱 干燥箱新标准
公司名称	沧州兴业试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:沧州兴业 型号:101A-4
公司地址	河北 沧州市运河区 经济技术开发区新华路89号
联系电话	0317-5103360 18031700351

产品详情

101型电热鼓风干燥箱一、用途：101系列电热干燥箱带鼓风装置，温度最高250℃。它适用与烘焙，干燥箱热处理或其他加热用。也是实验室常备仪器。干燥箱之工作温度可由室温升10℃起至最高温度止，在此范围内可任意选定工作温度，选定后可借箱内自动控制系统使温度恒温。101系列电热鼓风干燥箱装有电动鼓风机，促使室内热空气机械对流，使室内温度更为均匀。本干燥箱结构精密，控温灵敏准确，操作简单，工矿及大专院校科研单位等均可采用。101系列是新一代产品，采用了最新颖的数字显示仪表进行测温，控温灵活，准确，清晰直观。二、技术指标：1、温控范围：常温---250℃ 2、温控精度：±1℃ 3、加热器两组4、工作电压：220v5、箱内尺寸：350*450*450(101-1)(45型) 220v~1800w450*550*550(101-2)(55型) 220v~2500w500*600*750(101-3)(75型)220v~ 4000w

三、结构干燥箱由薄钢板构成，工作室与箱体外壳间以玻璃纤维作保温层材料。箱门中间有一玻璃窗，以供观察工作室之情况。开启箱顶排气阀可使工作室之冷热空气得以对流交换，温度控制用热胀式控制器或数字显示仪表自动恒温调节。全部电器操作设备均装于箱侧控制层内。控制层内有侧门可以卸下，以备检查或修理线路时用。电热器装于箱体内工作室下，共分二组，即“加热1”“加热2”，并有指示灯指示加热工作，灯亮表示电热器工作，灯灭表示加热停止。四、使用和注意事项1．接上电源后，即可开启2组加热开关，再将控制仪表的按键设置你所需要的温度即可。指示灯亮，同时可开启鼓风机开关，使鼓风机工作。2．当温度升到所需的温度时，指示灯灭。刚开始恒温时可能会出现温度继续上升，此乃余热影响，此现象约半小时左右会趋于稳定。在恒温过程中，借助箱内控温器自动控温，不用人工管理。3．

恒温时可关闭一组加热开关，只留一组电热器工作，以免功率过大，影响恒温的灵敏度。4．

该箱应放在室内水平处。5．

应在供电线路中安装铁壳的闸刀开关一只，供此箱专用，并将外壳接地。6．

通电前请检查本箱的电器性能，并应注意是否有断路或漏电现象。7．

待一切准备就绪，可放入试品，关上箱门同时旋开顶部的排气阀，此时即可接上电源开始工作。8．不可任意卸下侧门，扰乱或改变线路，唯当该箱发生故障时可卸下侧门，按线路逐一检查。如有重大故障时，可与本厂联系。9．

此箱为非防爆干燥箱，故带有易燃挥发物品，切勿放入干燥箱内，以免发生爆炸。10．每台干燥箱附有试品搁板两块。搁板每块平均负荷为15公斤，放置试品时切勿过密与超载，以免影响热空气对流。同时

在工作室底部散热板上不能放置试品以防过热而损坏试品。

本产品的加工定制是是，品牌是沧州兴业，型号是101A-4，类型是鼓风干燥箱，材质是不锈钢，温度范围是常温---250（ ），功率是±1，工作室尺寸是800×800×1000（mm），重量是无（kg），适用范围是无