

# 小型食品不锈钢内胆干燥箱，202-00BS干燥箱（厂家直销）

产品名称	小型食品不锈钢内胆干燥箱，202-00BS干燥箱（厂家直销）
公司名称	广州市大祥电子机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:大祥 型号:202-00BS
公司地址	中国 广东 广州市荔湾区 广州市荔湾区芳村喜鹊路300号荷花苑2105-2106室 全球热
联系电话	86 020 81611919/81507840/4006777774 18620120588

## 产品详情

### 202-00s/bs台式干燥箱

#### 一概述

本产品适用于工矿企业，科研院校、大小院校、医药卫生等实验室对物品的干燥、烘焙、熔蜡、灭菌、固化使用

#### 二结构特点

- 1外壳采用优质冷轧钢板制作，表面经喷涂工艺处理，造型新颖、美观大方。
- 2内胆采用不锈钢板或冷轧钢板经防腐处理、加工成型
- 3箱门中间装有玻璃观察窗，可随时观察工作室内部被加热物品的情况
- 4箱门口镶嵌耐高温胶条，密封性好，防止热量流失。
- 5数字显示工作室内的温度，观察容易、读取方便。
- 6具有时间比例调节功能的温控器及白金传感器作为本设备的测温控温系统，测量误差小，控温精度高。
- 7工作室上侧设置排风阀，工作过程中可随时将被加热器释放的潮气排出箱外

#### 三产品说明

202-00系列干燥箱均为数字仪表控温，

#### 四工作原理

工作室内空气经电加热器加热后，经自然对流循环，在工作区被加热物品进行均匀的热量交换，以达到烘烤货干燥的目的。

#### 五正常使用工作条件

1电源电压：220 ± 22v 50 ± 1hz

2环境温度：5 ~ 40

3相对湿度：< 85%

4周围无强烈的震动和气流存在

5无腐蚀气体存在

#### 六主要技术参数

型号	202-00s/202-00bs
电源电压	220v.50hz
熔断器规格	5a
控温范围	50 ~ 250
温度波动度	± 1
温度均匀度	± 2.5%
加热功率	0.6qw
工作室尺寸	250*250*250mm
长*宽*高	
外型尺寸	370/390/550mm
长*宽*高	
整机净重	25kg
隔板净重	15kg/片

#### 七使用方法

1打开箱门，把所需加热物品放入箱内的隔板上，关好箱门。

2接通与本设备要求相一致电源，并将所使用供电电源插座的接地端可靠接地。

3打开电源开关，电源指示灯亮、温控仪表开始显示工作室的温度。

4加热开关设有两个如需低温度开启加热1、较高时再开启加热2，同时加热。

5根据被加热物品的温度需要，设定所需温度，若指针式控温仪，转动温控仪上的温度设定旋钮（数显式可参照控温仪说明书）。

6工作完毕后，将加热开关1、加热开关及电源总开关关闭即可。

## 八注意事项

1不得将易燃、易爆、腐蚀性物品或在加热之后释放易燃、易爆、腐蚀性、挥发性的物品放入箱内进行加热。

2被加热物品的相对湿度不得大于85%。

3所需干燥物品不得大于隔板面积的70%，易于物品通风干燥。

## 九安装维护

1地面（台面）应平整

2周围无易燃、易爆、腐蚀性物品及气体

3距墙壁以20-30cm为宜

4通风良好，落尘量小，空气湿度不大于85%

5经常保持箱内外清洁、干燥。

6干燥箱上面不得戴盆望天放物品

## 十故障处理

现象	原因	处理方法
无电源	1插头未插好或断线	更换插头或接好线
	2熔断丝断	更换熔断丝
箱内温度不升	1设定温度低	调整设定温度
	2电加热器坏	更换加热器
	3控温仪坏	更换控温仪
设定温度与实测温度相差大	1温度传感器坏	更换传感器
	2温度微调电位器未调整好	用螺丝刀调整仪表

## 十一贮藏运输

本产品存放在 - 20 ~ + 40 的干燥、阴凉环境中，运输时切勿碰撞及剧烈震动，并防止雨淋。

## 十二随机附件

1使用说明书1本

2合格证1张

3隔板2个

4数显式控温仪代控温仪说明书1份

本产品的加工定制是是，品牌是大祥，型号是202-00BS，类型是鼓风干燥箱，材质是不锈钢内胆，温度范围是50-300（ ），功率是600W，工作室尺寸是250/250/250（mm），重量是25（kg），适用范围是广泛