

恒温油浴磁力搅拌器/独立控温 油浴温磁力搅拌器/油浴磁力搅拌器

产品名称	恒温油浴磁力搅拌器/独立控温 油浴温磁力搅拌器/油浴磁力搅拌器
公司名称	金坛市指前镇旭日实验仪器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:旭日仪器 型号:HCJ-4C
公司地址	中国 江苏 金坛市 指前镇社头集镇社兴东路21号
联系电话	0519 - 82880182 13358196029

产品详情

宝贝详情

hcj-4c油浴恒温磁力搅拌器

广泛应用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂、药品和生物制品，也可用于水浴恒温加热和其它温度试验，是生物、遗传、水产、环保、医药、卫生学科、生化实验室、教育科研的必备工具。

4孔数显搅拌油浴锅主要特点：

1工作室水箱选用优质不锈钢材料，有优越的抗腐蚀性能。

2采用智能式控温，温控精确，数字显示，自动控温。

3为确保精度，采用先进电子技术，提高控温精度。

4操作简便，使用安全。

5磁力搅拌功能

6、4孔数显搅拌油浴锅

搅拌油浴锅的操作与维护：

1、恒温搅拌油浴锅应平放在固定平台上，电源电压必须与本箱要求的电压相符，电源插座要采用三孔安全插座，使用前必须接受地线。

2、实验前根据实验要求，在水槽中加入适量的清水或纯化水，至隔板或更高些。然后将实验器皿放置在搁架上，并盖好孔盖。

维护：

1、每次使用完毕，立即清洁仪器。将油浴锅的水放干净，用毛刷将水浴锅内的粗杂物轻刷掉，并清去锅内。用细软布将油浴锅内外表面擦净，再用清洁布擦干。

2、设备内表面应该无水珠存在，设备外表面应该光亮整洁，没有污迹。

3、油浴锅在使用时，必须可靠接地，油不可溢入控制箱内。

4、油浴锅内切勿无水或水位低于电热管，以防电热管爆损。

5、每月进行一次仪器的维护检查，并及时填写维护记录。

图片参考

购物须知

本店所有产品描述和图片均为官方描述,如遇产品图片不同,请以实际产品为准,具体细节请与客服咨询确认。本店仪器都是厂里自己生产,质量和包装请大家放心,仪器保修1年,如有问题欢迎旺旺联系客服。

我们会一直前进,不断改进和完善自己,多谢大家的支持!

邮资说明

江浙沪默认中通速递(江浙沪包邮),其他地区默认发汇通及德邦速递,偏远地区发经济型快递,各地具体运费请联系客服,货物重量不等,麻烦具体与客服联系,谢谢亲们!

小型仪器(10公斤以下)我们一般是发快递,我们标注的运费价格是除偏远地区的价格,

偏远地区的客户请联系我们客服咨询运费问题。大型仪器(10公斤以上)我们以物流运输为主,发到您指定的城市,需要客户自提,有物流公司提供上门送货服务,费用需要客户自理,请提前联系客服。谢谢。

大件物品,接受货物后,退换货物比较麻烦。因此所有产品到货后,需物流人员在场,当场验货,发现问题及时联系我们工作人员,协商解决问题。如物流不许先检查再签收,可以签上面单后拿在手中,当着物流的面检查,物流人员可以当面作证。收到仪器后,仪器没有质量问题要求退货的,均由买家承担来回运费!且退回仪器必须含收到时所有配件、赠品,仪器外观无损坏,外箱完好!若有人为损坏,影响二次销售,概不退货!请注意!

联系方式

客服一般都是24小时在线,欢迎大家随时联系,如有紧急情况麻烦致电
滕女士:13358196029,13815006552!

本产品的加工定制是是，品牌是旭日仪器，型号是HCJ-4C，温度范围是300（ ），温度波动度是 ± 0.5 （ ），控温方式是300 ° c，功率是1600W