

# 固液体密度仪,固液体密度仪

产品名称	固液体密度仪,固液体密度仪
公司名称	杭州金迈仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:达宏美拓 型号:DA-300T
公司地址	杭州经济技术开发区世茂江滨商业中心2幢3单元408室
联系电话	0571-88035285 13336013771

## 产品详情

da-300t应用阿基米德原理，采用台湾进口主机，精度千分之一，操作简便、应用广泛、功能齐全等特点。能判定待测物合格与否，并报警提示。适应于品质管理、成本控制、新配方调制、新材料研究...等领域。依据：astm d792、astm d297、gb/t1033、gb/t2951、jis k6268、iso 2781、iso

1183、gb/t11540、gb/t12206、gb/t5518、等标准规范。固液体密度仪da-300t的技术参数：1.密度解析：0.001 g/cm<sup>3</sup>2.大称重：300g3.小称重：0.005g4.测量范围：0.001—99.999g/cm<sup>3</sup>固液体密度仪da-300t的可测量项目：

一般不吸性固体的密度

橡胶、塑胶、金属、玻璃、电线电缆、合金材料、珠宝产业...等 多孔性物质固体的密度

粉末冶金、磁性材料、陶瓷、耐火材料、摩擦材料、土木工程、木材...等半成品 含油率

粉末冶金零件、微小风扇、电动工具、传动部件、含油轴承、汽车零件、缝纫机...等 孔隙率

粉末冶金、磁性材料、陶瓷、耐火材料、摩擦材料、岩石、煤...等 橡胶体积磨耗量 弹性材料、

橡胶、轮胎、输送带、传动皮带、鞋底、软质合成皮、皮革...等 粉末真密度、表观密度

金属粉末、橡塑胶粉末、树脂粉末、树脂颗粒...等 主要材料纯度百分比

锡、银、铬、钨、金、贵金属...等 吸水率

陶瓷、岩石、煤、土木工程、木材...等 各种液体的密度与波美度 化工溶液、化工助剂、现化能

源、石油燃料、精细化工、化学试剂、药剂、助剂、溶剂、粘合剂、油漆涂料、沥青、化工油类、饮用

油类、食品添加剂、食品饮料、动物尿液、动物血液...等固液体密度仪da-300t的测量步骤：一．固体测

量步骤：将产品放入测量台，测空气中重量，按enter键记忆。将产品放入水中测水中重量，按enter键记忆，显示密度值。二．液体测量步骤：将盛有样品的烧杯放于测量放置板上，扣除挂钩的重量。

用挂钩将标准砝码放入待测液体中并挂置于测量架上，即显示密度值。三．吸水性产品测量步骤（多孔性物质产品）：将产品放入测量台，测空气中重量，按enter键记忆。将产品处水处理后，放入测量台测防水处理后空气中的重量，按enter键记忆。将产品放入水中测防水处理后的水中重量，按enter键记忆，显示密度值。标准配件：主机一台、镊子一支、温度计一支、砝码一个、防风防尘罩一套、固体水槽一个、固体测量台一件、测颗粒装置一套、测浮体配件一套、液体测量放置板一块、液体测量支架一个、de-20a标准液体测量组件一套、电源变压器一个售后服务：1.所有产品均是原装产品。2.所有产品均免费保修一年，终身维护，保修期间产生的一切费用由我方承担。（天灾、人为现象除外）3.在运输过程中仪器有损坏时，一切责任由我方承担，并保证在4天内更换新品。4.使用方法,我方教导买方技术使用人员至完全熟练为止。5.其他详细购买事宜，参考双方协定的合同条款。