

DZ-40大蜜丸机制丸_电动制丸机

产品名称	DZ-40大蜜丸机制丸_电动制丸机
公司名称	长沙益广制药机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市岳麓区黄荆小区C26栋1楼
联系电话	0731-85834411 15700778577

产品详情

凡够我公司所生产的dz-40大蜜丸机制丸，我公司除了提供完善的售后服务外，还为您提供工艺制作资料供参考，这也是我们出销售dz-40大蜜丸机制丸之外所作出的软件服务，生产实用、合格的dz-40大蜜丸机制丸是我的承诺，技术支持我们则是免费、无偿的。

dz-40大蜜丸机制丸用途

小型中药制丸机可生产蜜丸、浓缩丸、水蜜丸、水丸、丸状食品，还可以包衣和烘干。特别适用于小型药厂、大中型药厂试制室、中医药研究所、医院、私人诊所、中药店、名贵滋补品现场加工销售点、食品厂丸状食品开发部门。本机同时附有加热、旋转烘干装置，使制成的药丸均匀美观。本机与药物接触部分及外壳全部使用不锈钢制作，符合gmp标准。本机采用220v照明电，取电极为方便。由于使用效果好，有些地区已出现仿冒产品，请予注意。为使不熟悉制丸工艺的单位、个人能尽快掌握该技术，特向您提供：

dz-40大蜜丸机制丸参考配方

- 1、将药物晒干后，粉碎加工成粉末，细度为80-100目。熟地等药物，可采用绞肉机绞挤方法，反复多次即可达到泥浆状物料。
- 2、药粉、米胎（将大米熬成粥，滤掉米粒的粘状液体即为米胎），蜂蜜、少量的糊精（药面与蜂蜜的比例为10：1，米胎适量），搅拌成面团状。特别注意：药粉搅拌的粘性要适中，不能太软或太硬，要搅拌得均匀不粘手。
- 3、糊精必须加水熬成糊状，熬制时必须用勺子不停的搅拌。
- 4、使用过程中严禁在出丸轴上加食用油，否则药丸粘刀不容易脱落。

dz-40大蜜丸机主要技术参数

- 1、电压：220v
- 2、总功率：0.18kw
- 3、制丸规格：生产非整数直径药丸及3、6、9克大丸。
- 4、生产能力：5-20kg/h
- 5、重量：30kg
- 6、体积：550 × 330 × 250 mm
- 7、适用范围及功能：蜜丸、水蜜丸、水丸、包衣、抛光及烘干

由于篇幅受限，我们只能对dz-40大蜜丸机进行简单的描述，如需了解更多dz-40大蜜丸机相关技术参数，请登录我们的官方网站：www.yhzwj1.com浏览，关于dz-40大蜜丸机询价和索取dz-40大蜜丸机相关资料说明书请直接拨打：0731-85834411，我们会在收到讯息后第一时间联系您。dz-40大蜜丸机是我们公司自主生产的产品，价格优惠，质量保证，我们承诺对dz-40大蜜丸机实行一年保修，终生免费维修，7天包退换等服务，欢迎来厂考察和指导工作。