

HF-12型 压片模具 压片机 红外附件

产品名称	HF-12型 压片模具 压片机 红外附件
公司名称	天津天光光学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:天光 型号:HF-12 适用范围:红外制样
公司地址	中国 天津市河西区 天津市河西区洞庭路46号
联系电话	86 022 28155188 13803046590

产品详情

一、压片过程：

- 1、按图a顺序摆放，将研细烘干后的试样粉末均匀地撒在模具的底座上，手压并旋转上压头使试样粉末均匀并铺平。如果需要抽真空，在外套和上压头之间放置o型圈，在抽气嘴上插入抽气胶管（通常无需抽真空），将模具放在压片机工作台中心，一般只需加压到8-10吨，压力表示值小于20mpa，保持压力1-2分钟即可。见图a
- 2、从压片机上取下模具，拿掉上压头和外套，此时样品架会粘连在底座上，偶尔也会粘连在上压头上，只要将与之相连的底座或上压头放在平板上，使大平面朝下，在大平板上震动几下即可取下样品架。

二、测试方法：

- 1、如使用tj270-30（a）型红外，将样品架直接插入样品室即可。
- 2、如使用傅立叶或其它型号红外，将样品架插入我们为您特配的插板圆孔中再放入机器样品室即可。

三、清除试样及模具的保养：

- 1、 清除试样如图b，轻轻施压或用手旋压片机丝杠即可。
- 2、 使用后将整套模具清洗干净，并涂上油或凡士林置于干燥器内避免锈蚀。

下次使用前用酒精清除上下压头光面之间的油污，方可使用。

本产品的品牌是天光，型号是HF-12，适用范围是红外制样，产品别名是不脱模压片模具，重量是1公斤