

华城润华仪器 搅拌机 加热磁力搅拌器78-1促销价

产品名称	华城润华仪器 搅拌机 加热磁力搅拌器78-1促销价
公司名称	金坛市华城润华实验仪器厂
价格	面议
规格参数	搅拌机类型:磁力搅拌 应用领域:化工医药 物料类型:液-液
公司地址	江苏 金坛市 金胜东路26号
联系电话	86-051982305398 15895007738

产品详情

78-1磁力加热搅拌器

一、磁力加热搅拌器简介：

78-1磁力加热搅拌器采用优质直流电机，噪音小，调速平稳，全封闭式加热盘可作辅助加热之用。由聚四氟乙烯和优质磁钢精制成的搅拌子，耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、磁性强。可在密闭的容器中进行调混工作，使用十分理想与方便。广泛用于各大中院校、环保、科研、卫生、防疫、石油、冶金、化工、医疗等单位，是实验室化验人员理想必备的工具。

二、磁力加热搅拌器技术参数：电源：220v ± 10% 搅拌转速：启动-2400r/min,无极调速 加热功率：150w 托盘尺寸：φ 125 (mm)

三：磁力加热搅拌器使用方法：使用本仪器时，首先请检查配件是否齐全，然后按顺序先装好夹具；把所需搅拌的装有水溶液的烧杯放在镀铬盘正中，并把搅拌子放在装有水溶液的烧杯中；然后先插上仪器接插的电源插头，再接通电源打开电源调速开关，指示灯亮，即开始工作；然后选定你所需的速度，调速是由低速逐步调至高速，不允许高速档直接起动，以免搅拌子不同步，引起跳动；不搅拌时不能加热，不工作时应切断电源。仪器应保持清洁干燥，严禁水溶液进入机内

四：磁力加热搅拌器注意事项：

(1) 搅拌时发现搅拌子跳动或不搅拌，检查一下烧杯是否平稳，位置是否正。(2) 中速运转可延长使用寿命。(3) 使用时请接上地线。

五：磁力加热搅拌器整机清单：1、整机1台2、搅拌子1只3、电源线1根4、镀铬立杆1支5、镀铬十字节1只6、橡胶夹头1只7、胶木支紧螺丝2只

采购咨询热线：15895007738 0519-82306938

本产品的搅拌机类型是磁力搅拌，应用领域是化工医药，物料类型是液-液，适用物料是化学品，动力类型是磁力，布局形式是卧式，品牌是华城润华，型号是78-1，搅拌方式是潜水式搅拌，作业方式是连续作业式，搅拌鼓形状是圆盘型，每次处理量范围是实验用1（L），装置方式是移动式，电机功率是30（Kw），生产能力是2（L），转速范围是2400（r/min），料桶容量是2（L），规格是240x190x130