

ph酸度计/ph测试笔/笔式酸度计/有背光功能/带ATC补温功能/价格优

产品名称	ph酸度计/ph测试笔/笔式酸度计/有背光功能/带ATC补温功能/价格优
公司名称	深圳帝傲科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:中性 型号:PH-2011
公司地址	广东深圳市宝安区创业二路72区群辉路1号
联系电话	13527853069 15999541580

产品详情

产品介绍

产品信息名称：ph值测试计品牌：中性 货号：0337 颜色：
黄黑色包装：塑料外壳 测量范围：0.00-14.00ph误差：±0.01产品特点

应用范围：纯净水生产和饮用、电镀液、锅炉用水、鱼缸用水、游泳池水，照相冲洗液、井水，深井水、实验室、水产养殖、食品加工、家庭，办公室、理化教学、电离水化妆品、市政供水、旅行保健。甚至可以测出面团的ph值哦！！

(atc意思是：普通笔需在水温25度左右状态下比较准确，而atc的不需要，它测量时会自动把水温补偿到25度的状态下)，新笔买回去是不需要校准的。二、新笔买回去是不需要校准的三、超大屏幕显示，可测量小数点后面2位数，既分辨率：0.01ph，注：精度误差是±0.1ph，我们保守的说精度是±0.1ph，实际精度可达±0.01ph主要技术指标：测量范围:ph：0.00-14.00精度:±0.01ph（可测量小数点后2位数）分辨率:0.01ph自动温度补偿：0 -50 工作温度：0 ~ 50 电池：4x1.5v外形尺寸:151mm×33mm×20mm重量：60克本仪器具有自动温度补偿功能（atc）专业提示：一、玻璃电极的玻璃越薄，准确度越高二、校准粉的好处：校准粉保质期5年，而校准液就算不打开，只有一个月过后也会生青苔，另外校准的标准要求是需要兑250ml蒸馏水（超市有卖）进行校准，可校准液瓶子只有20ml左右，根本达不到要求，而且笔放到瓶子里面校准时，瓶口太小根本放不进去，打开过的校准液只能放15天就失效了，所以配好的瓶装校准液我们不推荐使用。注意：正常使用情况下一年保修，人为损坏需维修的邮费等费用由买家自行负责。注：新笔不需要校准，买回去直接使用即可在下列情况下，ph计必须重新校准：

校准后已使用(或放置)很长时间; 电极使用特别频繁; 测量精度要求比较高。 新笔买回去是不需要校准的哦

ph计的校准：1、将校准粉用250ml蒸馏水或者纯净水冲开。将ph电极浸入ph值为6.86的混合磷酸盐标准缓冲溶液中，并轻轻摇动。2、用小起子，对着ph笔后面的圆孔，左右转动就可以调整校正电位器，直到显示值与标准缓冲溶液在环境温度下的ph值6.9相符。3、同上把电极插入ph4.00的磷苯二甲酸氢钾标准缓冲溶液中。4、过约二分钟左右，显示值与缓冲溶液的ph值相比应在误差允许范围内。药水不要弄脏，校准后用保鲜膜封口，可以重复使用，校正完后用纯净水洗干净，如不经常使用的话，可在2-3月校正一次！

如何保养ph笔：长期不用的话，可在半个月左右的时间，把ph笔的电极浸泡在纯净水里，插在一次性杯子里就可以！

操作步骤：1、取下保护套。2、接通位于电池仓上的开关。3、将ph计插入被测液体，直到液体浸到“浸没线”，条件允许，可使溶液浸到略高于“浸没线”的位置。4、轻轻地搅拌溶液并等待一分锺左右，读取显示值。5、使用完毕，清洗电极，关掉开关，套上保护套。

此款袖珍数显酸度计,引进先进的技术与采用进口元器件，极大地缩小了体积，降低了成本，保持原有的优良品质，使酸度计的使用得到了普及。袖珍数显ph计是经典品牌的袖珍数显酸度计,以高稳定、高可靠、使用简便、价格低廉而风行全球，深受广大用户的青睐。以上产品均为实物拍照，让您无忧采购！

产品实拍图

产品全貌

企业介绍

我公司本着诚信经营，广交天下朋友，双方共赢的目的，以工厂+实体+网络销售为一体的现代化公司，让利给消费者！公司所有产品均质保360天。有问题马上换新！让你售后无忧。

购买须知

1、厂家货源正品

一手货源，质保360天，售后无忧！

2、关于尺码

本商品实物拍摄，放心选购！

3、关于颜色

可能电脑有色差，以收到实物为准！

4、关于客服

收到咨询，我们将第一时间为您解决！

5、关于售后

质保360天，有问题马上换新货！

6、关于发货

收到订单后马上发货。默认天天，圆通，中通等！

本产品的加工定制是是，品牌是中性，型号是PH-2011，类型是便携式PH计，显示方式是数显，探头型式是水晶玻璃电极，测量范围是0.00-14.00PH，精度是0.01，温度补偿范围是0 -50（ ），是否带校准粉是是，包装是塑料盒