

# 数显高速均质机FJ200-S 数显高速分散机

产品名称	数显高速均质机FJ200-S 数显高速分散机
公司名称	昆山国晶电子有限公司
价格	1700.00/个
规格参数	应用领域:化工 物料类型:固-液 适用物料:化学品
公司地址	周市镇新镇金威广场29号
联系电话	13372154386

## 产品详情

### fj200s可调高速均质器

#### 使用说明书

fj200s型高速均质器采用可控硅高速度的调节系统，霍尔元件测速采用了先进的电子电路，数字显示清晰，使用方便。一、仪器特点

1、采用内吸式均质结构，高速度。能进行对不相溶的两液体之间高效匀浆、乳化和水中微量有机化合物、脂溶物及对有机溶媒可溶性物质的萃取。2、对各种动物、植物的组织均能达到匀浆和混和目的。3、能使细胞膜破裂至核分离，并能用不同速度使dna链断裂，或使大分子物质断裂成小分子物质。4、低速时可作搅拌器使用。5、转速数字显示，读数直观。

#### 二、技术参数

电机转速: 22000转/分1、大均质刀: 300-18000转/分2、小均质刀: 300-23000转/分

3、连续工作时: 5分钟

4、功率:200w

5、电源电压:220v ± 10% 50hz

6、环境温度:-10 ~ 45

7、整机重:8kg

8、外形尺寸:300 mm × 220 mm × 500 mm

9、上下行程:170mm

### 三、仪器使用

仪器放在水平的工作台上，将所需的均质刀具安装到位，试机时先用盛有水的杯子或器皿，使梅花刀头淹没于水中，打开电源开关，由慢到快地调节速度旋钮，无明显的金属磨擦声(如有金属磨擦声，关闭开关，松开刀具将刀具固定套随机转动向上安装到位，再拧紧)。完毕后方能工作。把需要实验的植物或生物切成小块或小片，放在随机配备的玻璃器皿中，调节固定电机座旋钮，慢慢地对准器皿口往下移，使均质头距器皿底部1-2cm为利，再拧紧固定电机旋钮，实验每次工作时间不得超过5分钟。

### 四、仪器维护

刀具为易损件需维修或更换。工作完毕，卸下刀具并用清水冲洗凉干。

注意：该机器高速运转时请注意安全。

五、整机清单：1、fj200s主机1台； 2、说明书、保修卡、合格证1份；

3、不锈钢匀浆大刀1把；4、不锈钢匀浆小1把

本产品的应用领域是化工，物料类型是固-液，适用物料是化学品，动力类型是电动，产品类型是全新，品牌是国产，型号是FJ200-S，每次处理量范围是0-10（千克），功率是200（KW），外形尺寸（长\*宽\*高）是300mm×220mm×500（mm），整机重量是8