

80-1,2台式电动离心机 20mlX6 20mlX12

产品名称	80-1,2台式电动离心机 20mlX6 20mlX12
公司名称	金坛市城东宏业实验仪器厂
价格	420.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:碟式离心机 结构类型:台式
公司地址	江苏 金坛市 朱庄B区17号202
联系电话	051982792327 13901490897

产品详情

一：台式电动离心机属常规实验室用离心机，外形美观，体积小，重量轻，容量大，能控制工作时间，操作简单，使用方便，广泛应用于生物、化学、医学等科研、生产部门，主要用于微量样品的快速分离合成，适用于医院化验室、诊所、生物化学实验室，生物制品实验室所进行的定性分析，作血浆、血清、尿素及疫苗制造等用。

二：

型号	最高转速	容量	最大相对离心力	定时范围	电源
80-1	4000rpm	20ml × 6	1795xg	0-60min或常开	ac220v 50hz
80-2	4000rpm	20ml × 12	1795xg	0-60min或常开	ac220v 50hz

三、台式电动离心机80-1安全须知

- 1、使用台式电动离心机前详细阅读全部使用说明书
- 2、工作前应均匀放入空心管，将机器以最高转速运行1-2分钟，发现无异常才可工作。
- 3、不要接触正在运转的转头。
- 4、严禁转头在装载不平衡的状态下运行。
- 5、电线或插头损坏或电器设备故障，应由专业人士修理，使用生产厂家未推荐的电器设备会造成一定的质量问题。
- 6、不要在阳光直射的地方使用。
- 7、用户提供的电源插座的电气额定参数应大于本机的电器额定参数有好的接地措施。

- 8、切勿把本机放在高温发热体旁。
- 9、严禁在运转的情况下转动机器。
- 10、本机严禁强烈撞击。
- 11、更换保险丝，应先将插头从插座中拔出。
- 12、运转时，一定要盖好离心机机盖，以防物体进入，损坏机器。
- 13、勿让儿童接近使用中的机器。
- 14、严禁用金属擦洗物进行擦洗。应用软布沾碱进行擦洗。

四、台式电动离心机属80-2使用说明：

1. 台式电动离心机属80-2的工作台应平整坚固。工作间整齐清洁，干燥并通风良好。
2. 台式电动离心机属80-2开机前应先将内腔及转头擦拭干净。
3. 将事先称量一致的试管对应放入离心孔内。
4. 关闭离心机盖。设定定时时间，合上电源开关。
5. 调节调速旋钮，升至所需转速。
6. 工作完毕，必须将台式电动离心机属80-2的调速旋钮置于最小位置，定时器置零，关掉电源开关，切断电源。

擦拭内腔及转头，关闭离心机盖

本产品的加工定制是是，类型是碟式离心机，结构类型是台式，布局形式是卧式，适用对象是广泛应用于生物、化学、医学等科研、生产部门，主要用于微量样品的快速分离合成，适用于医院化验室、诊所、，结构和分离要求是分离机，分离因素Fr值范围是低速离心机，品牌是宏业仪器，型号是80-2，应用领域是化工,制药,石油,水处理,医用、制药，转鼓转速是0-4000（r/min），产品类型是全新，规格是80-2