

# 量热仪马弗炉热处理电炉 电加热处理实验电炉 智能马弗炉

产品名称	量热仪马弗炉热处理电炉 电加热处理实验电炉 智能马弗炉
公司名称	鹤壁泰隆仪器仪表有限公司
价格	5500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:鹤壁泰隆科技 型号:XL-100
公司地址	鹤壁市山城区长风路中段87号
联系电话	0392-2616999 18639261449

## 产品详情

供应量热仪马弗炉热处理电炉 电加热处理实验电炉 智能马弗炉

马弗炉智能马弗炉通常是化验室或实验室用于煤炭、塑料、焦炭的灰分、挥发分、罗加指数、粘结指数、煤的工业分析和工业热处理的高性能机电一体化的一代节能智能产品，广泛适用于煤炭、电力、化工、冶金、建材、制药、科研等行业。

马弗炉智能马弗炉的结构：

马弗炉炉体、马弗炉温度控制器、马弗炉电板、马弗炉炉膛

性能特点：

从炉膛内两侧和顶部三面加热，确保温度分布均匀。双层炉壳结构稳定；炉壳采用优质冷板和不锈钢板材料静电喷塑。采用优质的真空纤维炉膛保温效果好，升温速度快，节能节电显著，与传统马弗炉相比，节约时间1/2，节约电能2/3；采用全新液晶中文显示、智能控制技术，同时显示试验进程、时间、温度和功能，可减少视读和人为操作误差，大大提高工作效率。最大优点：

自选程序可多分段设定。升温速度快、节能电显著、保温效果好、操作更方便。技术参数：煤样粒度： $< 0.2\text{mm}$ 的空气干燥煤样（ $1.0 \pm 0.1$ ）g（称准至 $0.0002\text{g}$ ）

温度范围：（0 - 1000）      测温精度： $\pm 3$       控温精度： $\pm 10$   
工作电压： $\text{ac}220\text{v} \pm 10\%$ ， $50\text{hz} \pm 1\text{hz}$ ；      整机功率： $3.5\text{kw}$       升温速度： $900$   
 $< 20\text{min}$       重量： $65\text{kg}$ 。  
工作室尺寸： $300 \times 200 \times 120\text{mm}$       外形尺寸： $540 \times 605 \times 680\text{mm}$

维护方法：

- 1.当正在开机工作时，一旦仪器产品发生故障时，应产即关闭电源，停机检查。重大故障应保护现场，以便故障分析。
- 2.使用时，设定炉温不得超过额定工作温度，此时炉丝寿命较长。设定炉温最高不得超过最高工作温度，以免烧毁电热元件。
- 3.热电偶不要在高温时骤然拔出，以防外套炸裂。
- 4.禁止向炉内灌注各种液体及易熔解的金属，凡附有油质类的金属材料进行加热时，会有大量的挥发性气体将影响和腐蚀电热元件表面，使之烧毁和缩短寿命，因此，加热附有油质类的金属材料时，应做好金属材料的密封工作。
- 5.应定期检查接线连接是否良好。
- 6.保持炉膛清洁，及时清除炉内氧化物之类滞留物。

特别注意：下班(或长时间不做实验)请务必断开电源。

本产品的加工定制是是，品牌是鹤壁泰隆科技，型号是XL-100，最大电压是 $220\text{v} \pm 10\%$ （V），功率是3.5 K（W），额定温度是1000（ ），主要用途是测定灰分、挥发分、罗加指数、粘结指数、煤的工业分析和工业热处理。 ，产品认证是ISO9001质量体系认证