

台式塑胶密度计,塑胶密度计

产品名称	台式塑胶密度计,塑胶密度计
公司名称	杭州金迈仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:达宏美拓 型号:DA-300T
公司地址	杭州经济技术开发区世茂江滨商业中心2幢3单元408室
联系电话	0571-88035285 13336013771

产品详情

达宏美拓台式塑胶密度计采用阿基米德原理测算，台式数字显示，提供台式塑胶密度计，塑料密度计，液体密度计等。适应于品质管理、成本控制、新配方调制、新材料研究...等领域。依据：astm d792、astm d297、gb/t1033、gb/t2951、jis k6268、iso 2781、iso 1183、gb/t11540、gb/t12206、gb/t5518、等标准规范。台式塑胶密度计da-300t的详细技术参数：1.密度解析：0.001 g/cm³2.大称重：300g3.小称重：0.005g4.测量范围：0.001—99.999g/cm³台式塑胶密度计da-300t的可测量项目：多孔性物质固体的密度 粉末冶金、磁性材料、陶瓷、耐火材料、摩擦材料、土木工程、木材...等半成品 一般不吸性固体的密度 橡胶、塑胶、金属、玻璃、电线电缆、合金材料、珠宝产业...等 含油率 粉末冶金零件、微小风扇、电动工具、传动部件、含油轴承、汽车零件、缝纫机...等 孔隙率 粉末冶金、磁性材料、陶瓷、耐火材料、摩擦材料、岩石、煤...等 橡胶体积磨耗量 弹性材料、橡胶、轮胎、输送带、传动皮带、鞋底、软质合成皮、皮革...等 各种液体的密度与波美度 化工溶液、化工助剂、现化能源、石油燃料 吸水率 陶瓷、岩石、煤、土木工程、木材...等 粉末真密度、表观密度 金属粉末、橡塑胶粉末、树脂粉末、树脂颗粒...等台式塑胶密度计da-300t的测量步骤：一：液体测量步骤：将盛有样品的烧杯放于测量放置板上，扣除挂钩的重量。用挂钩将标准砝码放入待测液体中并挂置于测量架上，即显示密度值。二：吸水性产品测量步骤（多孔性物质产品）：将产品放入测量台，测空气中重量，按enter键记忆。将产品处水处理后，放入测量台测防水处理后空气中的重量，按enter键记忆。将产品放入水中测防水处理后的水中重量，按enter键记忆，显示密度值。三：固体测量步骤：将产品放入测量台，测空气中重量，按enter键记忆。将产品放入水中测水中重量，按enter键记忆，显示密度值。