

# 瘦肉精快速检测卡试剂纸（尿检用）

产品名称	瘦肉精快速检测卡试剂纸（尿检用）
公司名称	上海丹枫生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区四团镇平安平福路1236号11幢1车间
联系电话	021-61180691 13761945011

## 产品详情

适应症	广泛应用于食品安全领域，是保障百姓吃到放心猪肉的保证	规格	1猪份/袋
贮藏	常温	有效期	18（月）
生产企业	上海丹枫生物科技有限公司	药（械）准字	械动物

本产品是一种不需要任何仪器设备的快速检测卡，检测尿样中的“瘦肉精”（盐酸克伦特罗）含量，本品检测阈值为3ng/ml。

检测原理“瘦肉精”快速检测卡应用了竞争抑制免疫层析的原理，样本中的“瘦肉精”在流动的过程中与胶体金标记的特异性单克隆抗体结合，抑制了抗体和nc膜检测线上“瘦肉精”-bsa偶联物的结合。如果样本中“瘦肉精”含量大于3ng/ml，检测线(t)不显颜色，结果为阳性。反之，检测线(t)显红色，结果为阴性。

试剂组成“瘦肉精”（盐酸克伦特罗）快速检测卡（20块）；一次性塑料吸管（20支）；

### 操作步骤以及结果判读

测试前将未开封的检测卡和尿样标本恢复至室温。

从原包装铝箔袋中取出检测卡，尽快使用。

将检测卡平放，用塑料吸管垂直滴加2滴无气泡尿样(约60-90ul)于加样孔（若不爬水，补加一滴即可）。

反应5min，根据示意图判定结果。

阴性(<3ng/ml)：检测区(t)的红色条带在5分钟内出现。

阳性(>3ng/ml)：检测区(t)的红色条带在5分钟内不出现。

#### 注意事项

检测卡在室温下一次性使用。

检测时避免阳光直射和电风扇直吹。

自来水、蒸馏水或去离子水不能作为阴性对照。

由于尿样的差异，有的检测线可能偏淡或颜色偏灰，但只要出现条带，就可判定为阴性结果。