

瑞士IBS多功能自动孔板分液器VIAFILL

产品名称	瑞士IBS多功能自动孔板分液器VIAFILL
公司名称	深圳市居安康环境技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:IBS 型号:VIAFILL
公司地址	深圳市福田区侨香路翠海花园B3楼3层B室
联系电话	0755-82851484 13760142467

产品详情

瑞士ibs多功能自动孔板分液器viafill多功能自动分液仪

瑞士ibs多功能自动孔板分液器 viafill多功能自动分液仪相比于传统的快速分液器，具有更多的功能，非常适合快速的试剂添加、培养基添加、细胞接种、梯度稀释、混匀以及洗板等。

viafill可以分装6、12、24、48、96、384和1536微孔板，移液范围从0.5 μ l到9999.0 μ l;

viafill除了标准的移液工作程序。客户可以编创99个自己的程序。

1. 试剂分装

瑞士ibs多功能自动孔板分液器 viafill多功能自动分液仪，使用预灭菌的标准管和细管，可用于0.5 μ l到9999.0 μ l试剂的分装：标准管分装的体积范围是5.0 μ l到 9999.0 μ l, 细管分装凡人体积范围是0.5 μ l到 999.0 μ l/。

grip tip分装选择：使用viafill的grip tip组件可以实现重复分液、梯度稀释和可变分液的功能。

2. 外部混匀泵

外部的混匀泵在分装时可以使细胞一直处在均匀的悬浮状态，避免了使用造成细胞损伤的搅拌棒，泵的

速度是可以调整的。

3. 洗板模式

选择洗板配件，viafill可以从分液器变为洗板机，用户可以把废液从孔板吸到外部容器里，为了完全排除管子里的废液，使用者可以编辑定时吸废液的运行程序，为了增加废液的移除效果，泵的运行可以选择线性模式或者循环模式。吸头在孔中做圆周运动可以更好地移除孔板中的废液！

**8通道和16通道都能转换到洗板模式，用触控操作面板能方便地改变相应参数。

4. 触控操作面板

瑞士ibs多功能自动孔板分液器 viafill多功能自动分液仪的触控操作面板可以进行编辑和选择程序，使用基本的移液步骤可以方便地编辑预存程序或创建新程序。模式包括：重复分液、可变分液、梯度稀释和洗板；其它功能包括控制孔板架，激活外部混匀泵，从分装管路中预分或回收试剂摇动viafill板座上的孔板。

5. 孔板架

瑞士ibs多功能自动孔板分液器 viafill多功能自动分液仪的孔板架可以存放孔板，然后分装，再存放。可以选择25或50的孔板。调节孔板高度和分装告诉即可分装不同高度的孔板，亦可自动分装带盖的板或深孔板。