

# 供应Tekmar吹扫捕集浓缩仪

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 供应Tekmar吹扫捕集浓缩仪          |
| 公司名称 | 厦门千载环保科技有限公司             |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 厦门市思明区仙阁里136号706室之二      |
| 联系电话 | 0592-5804168 18030140115 |

## 产品详情

**产品概述：**吹扫捕集是让吹扫气体以密集和细小的泡状形式通过待分析的样品基体，vocs被吹扫气带出样品并吸附收集于捕集阱中；吹扫过程完成后，加热捕集阱，vocs由捕集阱中解析并被传输至气相色谱仪（gc），气相色谱仪将输入的vocs中的不同成分分离并检测。stratum ptc的组成部分都是完成成功的吹扫捕集分析所必不可少的，包括：质量流量控制器（mfc），高级的捕集技术及惰性的样品传输管路。主要特点：对于挥发性，半挥发性化合物能够很好的萃取

独特设计的u型冷凝器除水效果更好 减少交叉污染 带电子流量控制器  
对于所有化合物的重现性大大提高 全惰性的管路保证没有交叉污染 技术参数：  
循环时间：15min. 捕集阱加热炉：室温到350 捕集阱冷却：在90秒内从225 冷却到35  
样品通道：sitekd 管路和接头。传输线可加热到300  
样品加热器：可选择的加热器可加热到100  
最大样品浓度：1ppm。高浓度的样品应该用ht3顶空进样器预筛选。  
气相色谱接口：可接到任何商品色谱仪上  
色谱柱的兼容性：0.18到0.75mmid。建议20m × 0.18mmid的快速挥发物柱。  
阀：24vdc马达驱动的6通阀。温度控制可达300 样品玻璃容器：标配5ml陶瓷鼓泡管。可选择25ml陶瓷鼓泡管，5或25ml针式鼓泡管和25ml用完即可丢弃的试管。  
数据输入：voc teklink pc软件用rs232c通讯。  
电子质流控制器：系统可控制流速从5ml到500ml/min.。每个模式都是独立控制。  
电子压力监控：自动泄漏检测和超压检测。