

5B-1恒温消解仪 试管加热器（多孔）孔数可订做

产品名称	5B-1恒温消解仪 试管加热器（多孔）孔数可订做
公司名称	金坛市三和仪器有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:三和 型号:5B-1
公司地址	江苏金坛市金坛市西环一路8号
联系电话	86-051982805822/82425822 13616135311

产品详情

5b-1恒温消解仪的消化原理：

将样品和消化液置于消化管中，在恒温状态下进行消化，使样品彻底消化后用于各种仪器分析和化学分析。消化样品范围：品样品，各种水样，生物样品(血，尿，毛发)，化妆品等。

5b-1恒温消解仪的主要技术参数(1)温控范围：室温-300（特别说明：温度指恒温块温度，消解的样液温度和消化液的沸点一致)。(2)温度稳定性： ± 0.1 。(3)控温精度： ± 0.1 (3)消化孔数：6孔，孔径： $16\text{mm} \times 65\text{mm}$ ，适用于外径 15mm 的消化管。(4)加热功率：300w(5)温控方法：微电脑pid控制，led显示，清晰直观。(6)加热部分材质：铝合金食品样品消解：(1)将消解仪移入通到厨房中设加热至 120 。(2)液体样品(如白酒,纯净水,天然水等)吸取 $1-10.0\text{ml}$ (样品至消化管中,加入三粒玻璃珠)将消化管放入消解仪上 120 加热至近干,加入 1.0ml (消化液 240 恒温消解至近干,取下放冷,定容一定体积进行测定).(3)一般性食品(如色酒,饮料,水果糖,冲剂,面食品,粥类等)称取 $0.500-1.000\text{g}$ 样品至消化管中,加入三粒玻璃珠,加入 10.0ml 消化液,消化管放入消解仪上 160 消化约 $1-3\text{h}$ 至消化液澄清后, 240 恒温消解至完全,取下至冷,定容至一定体积进行测定.(4)含大量油脂和沉淀物的食品(如肉食品,香肠,豆油,奶粉,奶糖,巧克力等)称取 $0.300-0.500\text{g}$ 样品至消化管中加入三粒玻璃珠,加入 10ml 消化液,将消化管放入消解仪上 160 消化 3h ,如果溶液已澄清 240 恒温消解至近干,取下放冷,定容至一定体积进行测定.2、水样消解： $1.00-10.0\text{ml}$ 样品至消化管中,加入三粒玻璃珠,将消化管放入消解仪上 120 加热至近干,加入消化剂(清洁水加入 0.50ml 消化剂,污水加入 2ml 消化剂) 240 恒温消解至近干取下放冷,定容一定体积进行测定.3、发样消解：称取 0.200g 样品至消化管中加入三粒玻璃珠加入 5.0ml 消化液于消解仪上 160 消化 30min . 240 恒温消解至近干,取下放冷,定容至一定体积进行测定.4、化妆品消解：取 $0.100-0.200\text{g}$ 化妆品至消化管中,加入三粒玻璃珠加入 $5-10\text{ml}$ 消化液, 160 消化 $1-2\text{h}$ 至溶液澄清 240 恒温消解至近干,取下放冷,定容一定体积进行测定.

5b-1恒温消解仪的使用注意事项：

1、使用前请把工作面擦拭干净,其上不允许有水滴、污物、积垢和其它异物残留。2、放置装样品试管。

3、接通电源,合上电源开关,指示灯亮,(设定所需温度值),仪器处于工作状态。4、仪器处于工作状态时,应有专人照管。5、工作完毕,关闭电源开关,切断电源。6、待工作面冷却后,按要求处理。7、为了确保安全,使用三眼带地线的安全电源!8、试管样品不可过多,以免沸腾溢出,损伤仪器。9、不工作时应切断电源,以免发生意外!

本产品的加工定制是是,品牌是三和,型号是5B-1,材质是铝合金,最大电压是220(V),主要用途是试管加热,恒温消解,产品认证是ISO2008-9001