

台式 DA-300T固液体两用密度计

产品名称	台式 DA-300T固液体两用密度计
公司名称	西安英恒仪器仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:英恒 型号:DA-300T
公司地址	陕西省西安市长安区长安产业园
联系电话	029-89664115 18700928414

产品详情

da-300t固液体两用密度计

da-300t固液体两用密度计应用阿基米德原理，采用台湾进口主机，精度千分之一，操作简便、应用广泛、功能齐全等特点。能判定待测物合格与否，并报警提示。装配免掀盖一体成形铝合金固体测量配件，透明水槽，操作更简便、更快速、更人性化。液本模式采用无记忆式的动态测量法，无需按键记忆。具有3组模式的密度测量功能，测不同液体时，可直接更换砝码无需重新设定。具有浓度的显示方式，还可直接显示波美度。

技术参数：

型号

da-300t

称重范围

0.005~300g

密度精度	0.001 g/cm ³
密度范围	0.001—99.999g/cm ³
固体模式 测量固体种类	任何形态固体的密度----各种金属制品、橡胶制品、塑胶制品、塑料颗粒、薄膜、浮粘稠体、坚固件、管材、板材、木材、海绵、玻璃、金属、沥青、水泥、土壤、宝石、墨、煤、岩石、陶瓷...等状态产品（涵盖吸水性、不吸水性产品、高粘度半固半液状态产品）
测量模式	阿基米得原理 a、固体通用测试法 b、多孔性物质饱和法模式 c、多孔性物质表面覆盖法模式 d、专业定体积模式法 e、橡胶din磨耗量与膨胀率模式法 f、质量与体积变化率模式法 g、含油率模式法
测量时间	约5秒
记忆方式	二个步骤记忆方式
比重测量架	精密铝合金冲压成型专业比重测量架（尺寸：长13.5mm × 宽5 mm × 高11mm）
测量水槽	一体注塑成形透明专业测量水槽（尺寸：长16.9mm × 宽9.8 mm × 高8.3mm）
结果显示	依测量模式可显示：密度、比重、视密度、体密度、湿密度、总孔隙率、有效孔隙率、磨耗量、磨耗指数、膨胀率、体积...等
功能设定	水温的设定、比较溶液介质密度的设定、防水处理介质密度的设定、上下限的设定、参考胶的固定重量损失值设定，参考胶的重量损失值的设定，参考胶的密度设定
材料混合百分比	功能介绍 可自动读取两种混合材料主要物质百分比

设定

可自由设定材料主、次物质的密度值

显示

密度值、主要物质混合比

液体模式

测量种类

流动性液体、粘稠性液体、挥发性液体、腐蚀性液体、高温液体、悬浮性液体、乳化

测量原理

阿基米德原理置换法

测量模式

3组

测量时间

约5秒

记忆方式

一个步骤快速记忆

结果显示

密度、波美度

比重测量架

不锈钢比重测量架

功能设定

温度设定、溶液密度设定、标准测量砝码重量值与水中重量值的设定

结果验证方式

蒸馏水验证

校正方式

单键自动校正、自动检测之功能

输出方式

rs-232c标准通信接口、方便测试数据输出与打印

主机一台、镊子一支、温度计一支、砝码一个、防风防尘罩一套、固体水槽一个、固

标准附件 粒装置一套、测浮体配件一套、液体测量放置板一块、液体测量支架一个、de-20a标
、电源变压器一个

选购附件 de-40打印机、 dm-20b防腐蚀性液体测量组件、 dm-20a标准液体测量组件

电源 ac~220v / 50hz

u

固体测量步骤：

将产品放入测量台，测空气中重量，按enter键记忆。

将产品放入水中测水中重量，按enter键记忆，显示密度值。

液体测量步骤：

将盛有样品的烧杯放于测量放置板上，扣除挂钩的重量。

用挂钩将标准砝码放入待测液体中并挂置于测量架上，即显示密度值。

标准配件：

主机一台、镊子一支、温度计一支、砝码一个、防风防尘罩一套、固体水槽一个、固体测量台一件、测
颗粒装置一套、测浮体配件一套、液体测量放置板一块、液体测量支架一个、de-20a标准液体测量组件
一套、电源变压器一个

