

宇康仪器制造 宇康

产品名称	宇康仪器制造 宇康
公司名称	郑州宇康实验仪器有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	建议零售价:¥ 1500.00 加工定制:是 品牌:宇康
公司地址	郑州市管城区紫荆山路59号9层915号
联系电话	13503854433

产品详情

使用方法

- 1.插入~220v电源,打开电源开关,显示窗显示“k”,设定窗显示“400”字样,为本电器配用k型热电偶,最高控制温度400,3秒后,显示窗显示室温,设定窗显示上次设定温度值。
- 2.将被控制加热器的电源线插入控温仪后面的输出插座内。
- 3.将温度传感器插入被控温的溶液或容器内。
- 4.单键操作,按设定加“ ”或设定减“ ”键不放,将快速设定出所需的加热温度如:100,绿灯亮表示加温,绿灯灭表示停止,微电脑将根据所设定温度与现时温度的温差大小确定加热量,确保无温冲一次升温到位,并保持设定值与显示值 ± 1 温差下的供散热平衡,使加热过程轻松完成。
- 5.自整定功能,启动自整定功能可使不同加热段或加热功率与溶液多少无规律时,升温时间最短,冲温最小,平衡最好,但改变加热介质或加温条件后自整定应重新设定。
- 6.启动自整定:(1)常按移位键“?”5秒,设定窗sv数字闪烁即进入自整定状态。(2)按设定键5秒,进入参数设定状态,连续按设定键至“lkv”,将此参数值改为1,再按设定键至“atv”时,将此参数值改为1,按设定键5秒退出,设定窗sv数字闪烁即进入自整定状态。三次温冲过后数字停止闪烁,表示自整定结束,可进行使用,但自整定需在初始加温时使用,中途进行的自整定不准确。
- 7.该电器设有断偶保护功能,当热电偶连接不良时,显示窗百位上显示“1”或“hhhh”,绿灯灭,电器即停止加温。

技术参数

电 源	220 , 50hz
输出功率	1500w(根据需要可做更大功率)
空载功耗	5w
控温精度	± 1
分辨率	± 1
量 程	室温—399
感温信号	k型
控温方式	可控硅控制输出
外型尺寸	180 × 200 × 70mm
包装尺寸	280 × 255 × 145mm
重 量	1300 ± 50g

注意事项

- 1.做腐蚀性液体的测量时，请将传感器用玻璃套管套上，以防腐蚀。
- 2.非专业人员请不要打开仪表。
- 3.工作电压：交流180-240 50hz。
- 4.工作时间： 8小时。
- 5.环境温度：0-50 ，无腐蚀气体。
- 6.相对湿度：35%-85%（无冷凝）。
- 7.请勿过载使用。
- 8.为保证安全使用请务必接地线。
- 9.保险管 5 × 20 15a。

郑州宇康实验仪器有限公司是循环水真空泵、低温冷却液循环泵、玻璃反应釜、旋转蒸发器、磁力搅拌器、高低温循环装置、玻璃仪器气流烘干器等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。郑州宇康实验仪器有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

成立时间：2014年03月14日 [已认证] 经营范围：销售：实验仪器、玻璃仪器、五金交电、定型小包装滑油、普.. [已认证] 查看产品信息>>注册资本：人民币50万元 [已认证] 经营地址：河南郑州市管城回族区郑州市管城区紫荆山路裕鸿国际b座查看地图>>

联系人：刘东意 给我留言

联系电话：13503854433

固定电话：0371-86548530

本产品的建议零售价是 ¥ 1500.00，加工定制是是，品牌是宇康，型号是多种型号，控制类型是温度，控制模式是智能温度控制调节器，测量对象是溶液，温度范围是室温-399 () ()，测温误差是1 ()，开孔尺寸是70 (mm) (mm)，安装型式是固定式组装，输出信号是7000 (mA) (mA)，工作电压是220 (V) (V)，外形尺寸是180*200*70 (mm) (mm)，重量是2.3 (Kg) (Kg)