

实验辊式磁选机.干式选矿磁选机 .小型磁选机

产品名称	实验辊式磁选机.干式选矿磁选机 .小型磁选机
公司名称	赣州富邦冶金机械有限公司
价格	36888.00/台
规格参数	加工定制:否 给矿方式:上部给矿磁选机 品牌:富邦
公司地址	江西省赣州市石城县温坊桥头（注册地址）
联系电话	0797-5719772 19970176787

产品详情

产品介绍

产品信息

产品型号：xcqg型

执行标准：企业产品执行标准证书

产品用途：xcqg型辊式干法磁选机适用于冶金、地质、建材、燃化等科研实验单位和野外区测普地质队干法分选磁性矿物及强磁性矿物之用

处理工艺：xcqg型辊式干法磁选机采用双工作面闭合磁路，由励磁系统、传动结构、给矿系统及产品清扫收集部分组成、电磁振动、给矿器将矿物给入分选区，通过控制激磁电流大小，使矿物通过磁隙时自动分成磁性和非磁性物排出机外，达到分选效果。

磁极间隙调整范围：4、6、8mm

电压：220伏

磁场强度:正常使用时可在600-14000奥斯特范围内任意调节

产品使用方法

开机使用前按分选矿物的磁性要求，选择合适的工作间隙及调节磁场选择开关至所需位置。

接通钮子开关，电源指示灯亮，此时旋转磁极应按规定方向以55转/分的转速旋转。

转动面板上电磁振动器的控制开关，视其给矿性质及矿粒的要求选择合适的振动强度。

将调节激磁电流的调压器手柄指针转至零位，使限位开关将继电器接通顺时针平滑地增大励磁绕组的激磁电流，视分选矿物磁性差异，调至所要求的磁场强度为止。

安放好产品接收槽，并拧紧一侧螺钉加以固定。

将隔矿板调至合适的位置，并把产品接收容器放好。

根据给矿粒度大小，选用相应给矿锥体，将排矿口给入储矿漏斗，即可开始选矿，在使用过程中随时注意校准激磁电流，并保持连续均匀地给矿。中途需要停止给矿时，将挡板拧至水平即可实现。

分选完毕后，依次清扫给矿漏斗、锥体、挡板和给矿槽、将全部矿石通过磁场后，先清理非磁性产物溜槽并将此产品移开后将激磁电流降至零位，关闭电源钮子开关，即辘子和给矿器停止工作，将辘子重锤刷和溜矿槽清扫干净并入磁性产品，一次实验即告结束。

产品详情