

空气发生器SGK-2LB

产品名称	空气发生器SGK-2LB
公司名称	杭州康纳科技有限公司
价格	2800.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:杭州【详询：400-686-6306】 型号:SGK-2LB
公司地址	中国 浙江 杭州市 杭州市江南大道4288号
联系电话	86-057186631559/87929070 13967116905

产品详情

欲了解更多，请致电...

全国统一订购服务热线：400-686-6306

销售直线：+86-571-86631559

一、主要参数：

1、输出流量：- 2lb
0-2000ml/min；2、输出压力：0--0.4mpa3、噪音 42分贝4、最大功率：- 2lb
150w 5、工作条件：（1）、电源：ac 220v ± 10%；50hz（2）、环境温度：5-40 相对湿度
：<85%环境无严重粉尘污染6、外形尺寸：390 × 210 × 340（l × w × h）7、重量：25kg

二、使用方法： 一 、检查仪器外观及内部有无由于运输造成严重损伤等异常现象。 二 、开机前的准备及联机：

用配件中的“过滤器”换下仪器后面板“空气输入”口上的密封死堵。将后面板上的“空气输出”口上的密封压帽拧紧不漏气。将仪器电源线接地端（中间片）、机箱外壳可靠接地。接通电源，启动开关，仪器开始工作。此时，输出压力表指针逐渐上升至0.4 mpa(出厂时设定),约数分钟后,压缩机停止工作(出厂时设定)。此时将空气输出口上的密封压帽松开一些，使其略有排气，不久，压缩机会自动启动。在压缩机启动—停止—启动的反复循环时，压力表应始终保持在0.4mpa，这说明仪器正常。（当排气量超过额定值时，压力表将不能稳定在0.4mpa）。压缩机在启动—停止循环的过程中，每次停止工作时会自动排出水分和少量润滑油同时伴有短暂排气声音。为防止油水外溅请将排气管插入瓶内（矿泉水瓶等）。以上准备工作正常后，关闭电源，将空气输出口上的压帽取下，用外径3毫米的管线与仪器相连并保证密封不漏气。再次工作时，只需启动电源开关即可。

三、注意事项：

由于压缩机启动器的作用，启动时的瞬时电压比正常工作时高数倍，为避免压缩机启动时对其他仪器的干扰，建议使用交流稳压电源。工作过程中压缩机不启动，热保护继电器启动，说明压缩机温度过高，待冷却后即可自动恢复正常。从观察窗观看变色硅胶的情况，用户可根据需要更换新的硅胶，或进行干燥处理。为了确保气体纯度，仪器每工作1000小时左右，需要更换活性炭一次（活性炭为20-40目，铅笔芯式）。由于压缩机为开路工作方式，故微量润滑油会随水排出机外，造成消耗，所以在使用一年后适当给压缩机加润滑油，加油口在压缩机出气口旁边（或从进气口亦可），建议加18号冷冻机油200毫升。注意：禁止在压缩机热的时候加油。进气口过滤器需定期清洗（可用超声波清洗）以保持进气通畅,否则会引起压缩机发热,甚至烧毁。

五、日常维护及故障判断：

变色硅胶及活性炭更换方法：

仪器使用一段时间后，发现干燥管内的硅胶由下而上逐渐变色，超过一定高度时就应该更换硅胶

本产品的加工定制是否，品牌是杭州【详询：400-686-6306】，型号是SGK-2LB，测量范围是0-2000ml/min；，测量对象是空气，控温范围是5-40（ ），功率是：-2LB150W（w），尺寸是390×210×340（L×W×H）（mm），重量是25kg（kg）