

化学实验器材 实验用天平 500g 药物天平

产品名称	化学实验器材 实验用天平 500g 药物天平
公司名称	青岛雅各化学试剂销售有限公司
价格	78.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:金马牌 型号:JPT-5
公司地址	山东省胶州市兰州东路618号
联系电话	86-053287273237 15306457071

产品详情

定义 一种常用衡器。精度为0.5克。最大荷载是500g。

构造

由托盘、横梁、平衡螺母、刻度尺、指针、刀口、底座、分度标尺、游

码、砝码等组成。由支点(轴)在梁的中心支着天平梁而形成两个臂，每个臂上挂着或托着一个盘，其中一个盘（通常为右盘）里放着已知重量的物体（砝码），另一个盘（通常为左盘）里放待称重的物体，游码则在刻度尺上滑动。固定在梁上的指针在不摆动且指向正中刻度时或左右摆动幅度较小且相等时，砝码重量与游码位置示数之和就指示出待称重物体的重量。

天平的使用方法

- 1.要放置在水平的地方。游码要归零。
- 2.调节平衡螺母(天平两端的螺母)调节零点直至指针对准中央刻度线。
- 3.左托盘放称量物，右托盘放砝码。根据称量物的性状应放在玻璃器皿或洁净的纸上，事先应在同一天平上称得玻璃器皿或纸片的质量，然后称量待称物质。

4.添加砝码从估计称量物的最大值加起，逐步减小。托盘天平只能称准到0.1克。加减砝码并移动标尺上的游码，直至指针再次对准中央刻度线。

5.过冷过热的物体不可放在天平上称量。应先在干燥器内放置至室温后再称。

6.物体的质量 = 砝码的总质量 + 游码在标尺上所对的刻度值

7.取用砝码必须用镊子，取下的砝码应放在砝码盒中，称量完毕，应把游码移回零点。

8.称量干燥的固体药品时，应在两个托盘上各放一张相同质量的纸，然后把药品放在纸上称量。

9.易潮解的药品，必须放在玻璃器皿上（如：小烧杯、表面皿）里称量。

10.砝码若生锈，测量结果偏小；砝码若磨损，测量结果偏大。

使用注意：

1.事先把游码移至0刻度线,并调节平衡螺母，使天平左右平衡。

2.右放砝码，左放物体。

3.砝码不能用手拿，要用镊子夹取，使用时要轻放轻拿。在使用天平时游码也不能用手移动。

4.过冷过热的物体不可放在天平上称量。应先在干燥器内放置至室温后再称。

5.加砝码应该从大到小，可以节省时间。

6.在称量过程中，不可再碰平衡螺母。

7.若砝码与要称重物体放反了，则所称物体的质量比实际的大。

青岛化学试剂、玻璃仪器、精密仪器、生物培养基、大化工原料，产品最全、服务最好、价格最低、质量最好的经营服务商--青岛雅各化学试剂销售有限公司。

青岛雅各化学试剂销售有限公司位于中国/山东省/青岛市/胶州市兰州东路618号青岛雅各化学，交通货运十分便利，为客户保证快捷供货提供了可靠保证。

本公司专业销售各种化工原材料，主营各种进口国产溶剂、化学试剂、精细化学品原料、农药医药助剂、纺织印染助剂、涂料油漆助剂、洗涤用品、污水处理、皮革助剂、电镀助剂、阻燃剂等产品的经销批发的有限责任公司。本公司的产品在消费者当中享有较高的地位，价格合理。本公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。青岛雅各化学试剂销售有限公司在不断地改良和开拓创新，公司始终如一地坚持质量第一、诚信至上的原则。我们愿以更优良的产品，更优惠的价格，更优质的服务来迎接每一位客户。我们愿与每一位客户真诚合作，携手共进、分享成功、共创美好未来。

网 址：<http://yagehuaxue.cn>

电 话：0532-87273237

手 机：15588678277 15306457071

传 真：0532-87273237

由于公司品种繁多，旺铺上的产品会逐渐增加；如果在本旺铺没有找到您需要的产品,请与我们联系：0532-87273237（付强）15588678277 15306457071。本公司可安瓶出货，如有其它疑问请联系，谢谢！

顺祝商祺！

本产品的加工定制是是，品牌是金马牌，型号是JPT-5，类型是药物天平仪器，最小称量是0.5（mg），最大称量是500（g），适用范围是500，最小显示值是0.5