

PD- 200拍击筛，厂家供应，皮带式标准振筛机

产品名称	PD- 200拍击筛，厂家供应，皮带式标准振筛机
公司名称	新乡市喜阳阳筛分机械制造有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:分选机 物料运行轨迹:直线振动筛
公司地址	新乡市开发区向阳路266号
联系电话	0373-3875118 13525079458

产品详情

一、筛机简介

感谢您选用“喜阳阳”牌拍击式标准振筛机。pd- 200型拍击式标准振筛机，其技术参数符合国家标准要求，可筛分多种特性的颗粒产品。适用于普通磨料的颗粒组成检查和超硬材料产品的分级及粒度组成检查，已广泛用于磨料磨具、冶金、粉体、化工、矿业、建工、水泥、医药、国防等部门的科研生产实验室中对固体物料进行的筛分、检测。

二、结构原理

本机结构主要由机座、传动部分、套筛装置的部分组成，动力采用a02-7124电机，具有经济指标等优点。通过同步带的传递，带动两组齿轮运动，引起筛子的往复运动和锤击的排挤，运行精确，安全可靠，从而达到对物料进行筛分的目的。

三、工作程序

- 1、接线时务必请专业电工按电工规程安装电路，电源经定时线路接到电机上。
- 2、抬起顶杆，并将其固定，使之免于和凸轮接触。
- 3、点动开关，观察39牙大齿轮旋转方向是否与电机旋转方向一致（运动轨迹：即螺旋方向由低点向高点旋转），反之凸轮将会撞弯顶杆，损坏机器。

注意： 要求严格按上述程序开机使用，否则会产生不必要的麻烦。

接电源时，应由专业电工完成。

四、使用方法

松开筛底盘上的锁紧螺母，底盘科研两立轴上下滑动，以固定不同层数的筛子，配合使用活动半连杆，即可卸下套筛并装取物料。本机配用专用装夹垫片，亦可用于 100和 75检查筛的检测，使用时将上下垫片固定在筛盖及下底盘上，即可装上 100、75检查筛工作。

五、定式装置

1、采用数字式时间继电器定时

本机采用精确的定式装置，调节方便，可靠性高的数字式继电器作为定时原件，实现1~99mi任意设置。通过操作启动按钮，扭子开关和时间继电器能实现机器的定时和连续工作两种工作方式。

当需要机器定时工作时，先将扭子开关置于‘定时’，再将时间继电器的数值调至所需的工作时间，按下启动按钮，即可实现定时工作。在定时期间也能进行连续工作方式，只要将扭子开关置于‘继续’，电机就可实现连续工作；若此时再将扭子置于‘定时’又可进行定时工作。但以前（实现连续之前）所进行的时间无效，从零开始。

当需要连续工作时，将扭子开关置于“连续”，按下启动按钮，在连续期间也可将扭子按钮开关置于“定时”，实现电机的定时工作。

例：电视定时工作15min，首先讲继电器的显示数值调节至15，再将扭子按钮置于“定时”，按下启动按钮，机器即将开始工作经15min后停止。如果本次定时间与上次不一样，则需上述程序重新操作。若想机器连续工作，将扭子开关置于连续便可。

2、采用变频器定时（holip-a）

使用前，请详细读使用说明书，该机转速出厂前已调好，达到用户所需的技术参数，请不要随意调整。定时出厂前已调至15分，机器即开始工作15min后停止。根据用户所需时间数进行设置，时间设置好不再显示，只显示转速或频率，到设定时间就停止工作。

六、维护润滑

- 1、分上下两部分润滑系统，定期注入润滑油。实行人工润滑油。
- 2、每个工作班开始须加油一次，尤其是下连杆靠近传动立轴处油杯须每天加油两次，确保润滑。
- 3、定期检查所有部件的螺钉、螺母，如有松动请及时检修。

本产品的加工定制是是，类型是分选机，物料运行轨迹是直线振动筛，筛网材料是金属丝编织网，适用对象是塑料,铝、锌等金属灰,沙子、泥土,粮食,水果，品牌是喜阳阳，型号是PD- 20，应用领域是食品,制药,选矿,石油,煤炭,水处理,船舶,医用、制药,冶金，重量是0.075（kg），产品类型是全新，电机功率是0.37kw（Kw），筛孔尺寸是0.038（mm），筛面层数是7，进料粒度<是0.038（mm）