

销售双锥混合机 医药 粉状、粒状物料

产品名称	销售双锥混合机 医药 粉状、粒状物料
公司名称	南京彩途机械设备有限公司
价格	65000.00/个
规格参数	应用领域:医药 物料类型:粉状、粒状物料 适用物料:干粉
公司地址	南京市栖霞区长江开发区
联系电话	086-025-85717669-669 15189144818

产品详情

产品介绍

产品信息名称：双锥混合机 品牌：南京彩途 型号：sh 材质：不锈钢 产品特点

本机为高效混合设备，可用于制药，化工、轻工、机械电子，矿冶，国防工业，农牧业，科研等企业单位的，粉状，粒状物料的高均匀度混合，物料在混合过程中无离心力作用，无比重偏析及分层，积聚现象，各组份可在悬珠的重量配比下均匀混合，装料系数可达到40%以上，不能超过60%，本机混合流动性较好。

适用于食品、药品、农药、氧化锌、洗涤剂、兽药、复合肥、饲料、石油、冶金矿山、建材工业、涂料、染料、颜料、助剂、碳酸钙、生物、陶瓷、化工、香精香料、鸡精、调味品、茶叶、粮食类、淀粉、植物纤维、奶粉、可可粉、面粉、咖啡、葡萄糖等行业使用。

产品实拍图

1000l 双锥混合机正面照

1000l双锥混合机发货现场

产品特写图

1000I 双锥混合机进料口 及清洗球接口（客户定制）

1000I 双锥混合机出料蝶阀 及排污接口（客户定制）

产品详细介绍

双锥混合机

一、用途：

本机为高效混合设备，可用于制药，化工、轻工、机械电子，矿冶，国防工业，农牧业，科研等企业单位的，粉状，粒状物料的高均匀度混合，物料在混合过程中无离心力作用，无比重偏析及分层，积聚现象，各组份可在悬珠的重量配比下均匀混合，装料系数可达到40%以上，不能超过60%，本机混合流动性较好。

二、结构特点及性能：

本机结构由双锥桶体，支架，人孔，放料阀，传动电机，支架外壳，电器控制系统，使物料达到非常均匀的混合，这结构上的合理新颖，是一般混合机所不能达到的。适用于食品、药品、农药、氧化锌、洗涤剂、兽药、复合肥、饲料、石油、冶金矿山、建材工业、涂料、染料、颜料、助剂、碳酸钙、生物、陶瓷、化工、香精香料、鸡精、调味品、茶叶、粮食类、淀粉、植物纤维、奶粉、可可粉、面粉、咖啡、葡萄糖等行业使用。

三、结构特点：

1、本设备采用结构新颖的锥形筒体，较为一般混合效果好。

- 2、结构精巧，外形美观，能运用建筑高度四米车间内使用。
- 3、物料混和时，没有机械挤压和强烈磨损，能保持物料颗粒完整，出料方便，换品时清洗方便。
- 4、设有自动定时装置，可设定0~60分钟自动停止。
- 5、采用不锈钢蝶阀放料，混合过程在封闭状态中进行无粉尘泄漏和飞扬现象出现。
- 6、采用重力扩散原理混合，对物料的压馈小，不会对物料产生剪切粉碎。
- 7、筒体采用优质不锈钢制作，内外壁都经抛光处理，混合过程中对物料无污染，功耗小，清洗方便。
- 8、操作简单，容易清洗，适合g.m.p食品、药厂使用。
- 9、大容积的混合机可配置上料系统或上料平台，提高工作效率和改善工作环境。

四、使用说明：

- 1、设备在现场装置。调整水平，使桶体回转灵活。
- 2、整机使用前变速箱应加齿轮油。
- 3、打开进料口，开始进料。
- 4、启动电源开始运作。

五、主要技术参数：

型号	料筒全容积(l)	装量系数(1/2)	电机功率(kw)	外型尺寸(长×宽×高)(mm)	整机重量(kg)
SZ-10	10	0.5	0.37	800×300×600	100
SZ-20	20	0.5	0.55	980×400×850	180
SZ-50	50	0.5	0.75	1350×500×1100	380
SZ-100	100	0.5	1.1	1580×650×1350	550
SZ-200	200	0.5	1.5	1800×750×1650	680
SZ-300	300	0.5	2.2	2050×850×1850	800
SZ-400	400	0.5	3	2300×950×1850	1000
SZ-500	500	0.5	3	2400×1050×2100	1200
SZ-800	800	0.5	4	2500×1200×2300	1400
SZ-1000	1000	0.5	4	2800×1500×2500	1800
SZ-2000	2000	0.5	5.5	3400×1600×2700	2100
SZ-3000	3000	0.5	7.5	3500×1680×2900	2400
SZ-4000	4000	0.5	11	3600×1800×3100	2600
SZ-5000	5000	0.5	15	3900×1900×3300	2800
SZ-6000	6000	0.5	15	4100×2000×3500	3000
SZ-8000	8000	0.5	18.5	4300×2200×3700	4000

六、保养维护：

高速混合机在使用时，应制定保养规程，除按一般设备维护规则外，尚须注意下列事项：

- 1、高速混合机初次运转10小时后，应全面检查，必要时各联接部位须拧紧一次。
- 2、高速混合机初次运转10小时后，应检查三角皮带拉紧程度，当调节拉紧丝杠时将三角带均匀拉紧后，须将电机座板锁紧螺栓拧紧，防止松动。

- 3、高速混合机各部须保持清洁，特别是混合容器内壁和排料孔内换料进应清扫干净，设备长时间不用应将内壁和排料部分涂抹防锈油脂。
- 4、高速混合机需经常检查，定期检修，易损零件损坏时，须及时修理、更换。
- 5、电器设备应进行定期检查，特别是加热器，发现损坏应及时更换。

产品参数及型号

双锥混合机型号及主要参数

产品电器控制部分

定制说明

- 1、本公司提供一种产品的各种型号的设备。定制时，请说明材质、型号、功率等要求。
- 2、客户可根据经验和自己产品的特点选择不同型号的设备，满足实验或生产需求。

3、欢迎新老客户来电咨询，来公司莅临指导。业务电话：18114013585 江经理

4、接受各种非标产品的定制。

企业介绍

南京彩途机械设备有限公司主打产品有混合机、真空干燥箱、热风循环烘箱、粉碎机、中药提取设备、中药前处理设备、制剂设备等。公司位于南京东郊，毗邻镇江，有着得天独厚的地理环境，紧靠沪宁铁路、沪宁高速及312国道线，距离镇江高铁站和南站只有20分钟的车程，交通十分便利。我公司汇集了一批高层次、高素质的专业人才，采用了国际先进的经营管理方法、建立了完整的质量保证体系。拥有先进的产品试验设备、检验仪器和加工设备。具有优良的产品开发环境和产品生产线。我公司拥有丰富的混合设备、干燥设备、提取浓缩设备等制药设备的设计和制造经验，生产的各种机械设备已广泛用于制药、化工、食品、农副产品加工等多种领域，产品畅销全国。

效率成就品牌、诚信铸就未来。
我们相信：产品选择很重要，选择彩途更重要！！

企业证书

售后服务

本产品的应用领域是医药，物料类型是粉状、粒状物料，适用物料是干粉，动力类型是电动，工作方式是扩散混合机，料筒运动方式是360度旋转，结构形式是圆筒混合机，产品类型是全新，品牌是彩途，型号是双锥混合机，布局形式是立式，最大装料量是800（Kg），每次处理量范围是501-1000（千克），生产能力是800（Kg/次），外形尺寸（长*宽*高）是3500*1700*3500（mm），整机重量是3500（Kg），物料粒度是10-100（目），卸料方式是蝶阀出料