

GJ-II制样粉碎机 实验室制样机

产品名称	GJ-II制样粉碎机 实验室制样机
公司名称	南昌市力源矿冶设备有限公司
价格	7100.00/个
规格参数	品牌:力源 型号:GJ-II 适用物料:矿石,煤
公司地址	江西省南昌市青山湖区北京东路125号
联系电话	13077997700 13970010122

产品详情

一、用途和适用范围

本产品适用于作各种坚硬的金属或非金属矿石、矿物原料的粉碎加工，凡需作化验试样粉碎加工的地质、冶金、煤炭、建材、石油、化工及科研、实验等部门和单位均可使用。

机器工作时，电机带动动力臂的转动轴转动，在离心力作用下，产生很大的激振动，使参振体作有规律的振动，同时迫使击环、击块在料钵内对料钵样品进行撞击、挤压、研磨，达到粉碎之目的。

二、主要规格和技术参数

gj- 型 (mz-400)、mz-1000型技术参数

序号	项目名称	数值		单位
1	最大装料粒度	小于25	小于12	毫米
2	装料重量	200、400	1000	克
3	出料粒度	100-200	100-200	目
4	粉碎时间	± 3	2-5	分
5	配套动力	y90I-6 1.1千瓦 1000转/分		
6	整机重量	200/310		千克

三、主要工作原理

机器工作时，电机带动动力臂的转动轴转动，在离心力作用下，产生很大的激振动，使参振体作有规律的振动，同时迫使击环、击块在料钵内对料钵样品进行撞击、挤压、研磨，达到粉碎之目的。

四、使用条件

1、电机电源为380伏，50赫芝的三相交流电,要接地线。

2、本产品一般用于干式粉碎，料样湿度较大时，应在105℃左右进行烘干，以免料样含水太多，降低粉碎效果产生粘钵现象。一般料样愈干，粉碎效果越好。如果粉碎料样湿度较大不能烘干的，请选用特种钢料钵。

3、若要制备比200目更细的试样，如300目等，可在钵内添加酒精或其它溶剂，进行湿式粉碎，适当延长加工时间，可达做目的。

五、使用和维护

1、本产品安装无特殊要求，只要安放平整,即可进行正常工作。

2、若要搬动机器，可抬装箱螺钉或用两根直径为30毫米的铁棍，从机器两旁底下的通气孔穿过再抬起，在机器安放妥后，可将装箱螺钉拧下，以免碰伤人。

3、为了自动控制加工时间，机器附带控制部分设有时间控制器，操作时先将所需时间调整好，开机后到时机器便自动停止加工。

4、电源接通后，红色指示灯亮，待各项准备工作做好后，按一下绿色开关，绿色工作指示灯亮，同时机器开始工作。若机器发生异常情况时，按下红色开关，机器即停止工作。

5、装料时，先使击环、击块靠近料钵一边，再将料样倒入空隙内。

6、5mz-100型、6mz-100、7mz-100（gj-ax）型设有7个粉碎器，用户可按需要一次制1-7个试样，为使机器运转平稳，受力均匀，当试样不足5或7个时，要对称布放，不用的粉碎器也要置于原位。为不至混淆试样，料钵、料钵盖与面板上均编了号，操作时要注意对号，钵内的击环，击块也不得错乱。为使操作方便，支承粉碎器的面板设计成可转动式，在取出或安放粉碎器时，先松开定位插销，转动面板，使要取出或安放粉碎器的位置转至操作者身边，在安放并压紧固定好粉碎器后，应在原位固紧定位插销，使面板定位。松开定位插销时，先将插销压下，再顺时针转动60°，插销便在弹簧力作用下被顶起，其下端脱离护罩上的定位孔，面板即可转动，固紧定位插销时，先将面板大至转至原来位置，一面轻庄插销，一面稍微转动面板，当定位插销对准了护罩上的定位孔时，插销，就会被压下，这时再使插销逆时针转动60°，插销在弹簧作用下，稍被抬起，即可起定位作用。

7、一般料样经过3—5分钟的粉碎加工，都可制成120—200目的试样，若料样难碎或需要粒度更细，可适当延长加工时间，直到达做要求为止。

8、为保证密封性能良好，除橡胶密封圈完好并安放平整外，还需使压杆对料钵盖有足够的压力，若由于压力不够造成密封不严，可调节调压螺钉位置。当橡胶密封圈破裂或老化时失去弹性时，应更换新的橡胶密封圈。

9、压紧压杆时，先放好压杆，再套上扣环，然后往下压按扣，注意要压靠位置，以免机器工作时受振自动弹起。

10、根据使用情况，适时给各轴承加注润滑脂。

本产品的品牌是力源，型号是GJ-II，适用物料是矿石,煤，应用领域是矿山，冶金，地质，化工，建材，科研，生产能力是200（400）克/2-3分钟（kg/h），主轴转速是1600（r/min），进料粒度是20（mm），电机功率是1.1（KW），出料粒度是200目（mm），外形尺寸是740*740*910（m），重量是280（kg），粉碎程度是细磨机，原理是制样粉碎机，规格是GJ-II