

恒温恒湿培养箱/培养箱150L/微电脑恒温恒湿培养箱150L

产品名称	恒温恒湿培养箱/培养箱150L/微电脑恒温恒湿培养箱150L
公司名称	金坛市指前镇旭日实验仪器厂
价格	4360.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:旭日仪器 型号:LHP-160
公司地址	中国 江苏 金坛市 指前镇社头集镇社兴东路21号
联系电话	0519 - 82880182 13358196029

产品详情

宝贝详情

恒温恒湿培养箱/ 恒温恒湿培养箱详细说明

一、 功能

1、恒湿控制的高精度设备。用于植物培养、育种试验；细菌、微生物培养、工业产品和原料的性能、寿命、包装等测试。2、内胆采用优质不锈钢材料制成，具有耐腐蚀、耐酸、容易清洁、永不生锈等特点。3、微电脑智能温控仪，p.i.d.控制，控温稳定、精度高，led高亮度数字显示，直观清晰，具有良好的控制能力和抗干扰能力。4、可选编程控制方式，可设置多种参数(包括温度、湿度、时间等)运行，可选择连续工作方式或定时工作方式(选配)。5、箱体右侧配有测试孔，便于实验操作和测量温度(选配)。6、工作室搁板采用不锈钢材料制作，搁板可随意调节高度。

二、智能恒温恒湿箱仪器技术参数： 容积：150l 控温范围：0 ~ 50 温度波动度：±1.0 温度均匀度：1.5 湿度调节范围：15-50%rh 加热功率：300w~1000w 压缩机功率：130w~700w 压缩机延时保护时间：>3min 噪音：<70db 工作方式：连续运行 工作环境：温度0~40 、湿度80%rh以下，无腐蚀性气体 电源：220±22v，50±0.5hz

智能恒温恒湿箱仪器型号列表：

主要型号	容积	外形尺寸(mm)	温控范围	温度均匀度	控湿范围	湿度波动度
hwhs - 150	150l	505 × 530 × 1585	0 ~ 50	± 1	50 ~ 95%rh	± 5%rh
hwhs - 250	250l	550 × 610 × 1760	0 ~ 50	± 1	50 ~ 95%rh	± 5%rh
hwhs - 320	320l	620 × 640 × 1900	0 ~ 50	± 1	50 ~ 95%rh	± 8%rh
hwhs - 430	430l	650 × 650 × 1880	0 ~ 50	± 1	50 ~ 95%rh	± 8%rh
hwhs - 500	500l	692 × 692 × 2000	0 ~ 50	± 1	50 ~ 95%rh	± 8%rh

恒温恒湿培养箱:

注：1、外形尺寸为参考尺寸；2、中空双层玻璃门或聚脂绝热钢板喷塑，门由用户选购。

三、特点：

1、本设备外箱是冷轧钢板，表面采用静电喷涂工艺，内胆为不锈钢，保温层由聚脂发泡形成，透光窗采用双层中空玻璃以确保箱内的保温性能（低温培养箱和bod等要求不透光的培养箱无玻璃窗），箱体部有冷、热气流风道使箱内气体循环流畅、温度更加均衡。

2、统采用“过零”无触点开关电路技术，因而实现了脉冲调宽方式加热、制冷，使其温度控制波动范围小于0.5℃，内部不均匀性为1.0℃左右。

四、使用方法

1、使用条件：

- a、环境温度：10-30
- b、无强烈腐蚀性气体，通风良好，相对湿度85%以下
- c、使用电源：220v ± 10%、50hz容量不小于1kw，有良好接地线。

2、使用方法：

- a、使用前，把超声波雾化器放在机器旁边，超声波雾化器加入水，连接好气化管理道，把超声波雾化器电源线插在箱体右侧后面三线插座上

b、本机器加热时停止加湿

五、 注意事项：

1. 加湿器使用应注意及时加水，根据湿度要求1-2天加一次水，以防损坏。加水时，取下加湿器电源插头，把加湿器储水罐取下，上翻逆时针拧开加水密封口，加入水后，再拧紧密封口，放入加湿器上，按上加湿器电源即可。
2. 设备落地后，如地面不平应以垫平。
3. 设备的般动要平行移动，任何一方向倾斜应小于45度。

本设备在正常运行时，箱内载物摆放应不影响空气流通，以保证箱内温度均匀。

箱壁内胆和设备表面要经常试擦，以保持清洁。

4. 长期不用，应拔掉电源线，以防止设备带电伤人，并应定期（一般一季度）按使用条件运行2-3天，以驱除电器部件的潮气，避免损坏有关器件。
5. 专业人员或生产厂家维修解决。

购物须知

本店所有产品描述和图片均为官方描述,如遇产品图片不同,请以实际产品为准,具体细节请与客服咨询确认。本店仪器都是厂里自己生产,质量和包装请大家放心,仪器保修1年,如有问题欢迎旺旺联系客服。

我们会一直前进,不断改进和完善自己,多谢大家的支持!

邮资说明

江浙沪默认中通速递(江浙沪包邮),其他地区默认发汇通及德邦速递,偏远地区发经济型快递,各地具体运费请联系客服,货物重量不等,麻烦具体与客服联系,谢谢亲们!

小型仪器(10公斤以下)我们一般是发快递,我们标注的运费价格是除偏远地区的价格,

偏远地区的客户请联系我们客服咨询运费问题。大型仪器(10公斤以上)我们以物流运输为主,发到您指定的城市,需要客户自提,有物流公司提供上门送货服务,费用需要客户自理,请提前联系客服。谢谢。

大件物品，接受货物后，退换货物比较麻烦。因此所有产品到货后，需物流人员在场，当场验货，发现问题及时联系我们工作人员，协商解决问题。如物流不许先检查再签收，可以签上面单后拿在手中，当着物流的面检查，物流人员可以当面作证。收到仪器后，仪器没有质量问题要求退货的，均由买家承担来回运费！且退回仪器必须含收到时所有配件、赠品，仪器外观无损坏，外箱完好！若有人为损坏，影响二次销售，概不退货！请注意！

联系方式

客服一般都是24小时在线，欢迎大家随时联系，如有紧急情况麻烦致电滕女士：13358196029,13815006552！

本产品的加工定制是是，品牌是旭日仪器，型号是LHP-160，工作室尺寸是470*405*529（mm），温度范围是RT+0-50（℃），温度波动度是 ± 1 （℃），温度均匀度是 ± 1 （%），控温方式是数显，适用范围是植物培养、育种试验；细菌、微生物培养、工业产品和原料的性能、寿命、包装等测试