# 恒温恒湿培养箱/培养箱150L/微电脑恒温恒湿培养箱150L

产品名称	恒温恒湿培养箱/培养箱150L/微电脑恒温恒湿培 养箱150L
公司名称	金坛市指前镇旭日实验仪器厂
价格	4360.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:旭日仪器 型号:LHP-160
公司地址	中国 江苏 金坛市 指前镇社头集镇社兴东路21号
联系电话	0519 - 82880182 13358196029

# 产品详情

宝贝详情

恒温恒湿培养箱/恒温恒湿培养箱详细说明

一、功能

- 1、恒湿控制的高精度设备。用于植物培养、育种试验;细菌、微生物培养、工业产品和原料的性能、寿命、包装等测试。2、内胆采用优质不锈钢材料制成,具有耐腐蚀、耐酸、容易清洁、永不生锈等特点。3、微电脑智能温控仪,p.i.d.控制,控温稳定、精度高,led高亮度数字显示,直观清晰,具有良好的控制能力和抗干扰能力。4、可选编程控制方式,可设置多种参数(包括温度、湿度、时间等)运行,可选择连续工作方式或定时工作方式(选配)。5、箱体右侧配有测试孔,便于实验操作和测量温度(选配)。6、工作室搁板采用不锈钢材料制作,搁板可随意调节高度。
- 二、智能恒温恒湿箱仪器技术参数: 容积:150l 控温范围:0 ~ 50 温度波动度:  $\pm$  1.0 温度均匀度: 1.5 湿度调节范围:15-50%rh 加热功率:300w~1000w 压缩机功率:130w~700w 压缩机延时保护时间: > 3min 噪音: < 70db 工作方式:连续运行 工作环境:温度0~40 、湿度80%r h以下,无腐蚀性气体 电源:220  $\pm$  22v,50  $\pm$  0.5hz

#### 智能恒温恒湿箱仪器型号列表:

主要型号	容积	外形尺寸(mm)	温控范围	温度均匀度	控湿范围	湿度波动度
hwhs - 150	150l	$505 \times 530 \times 1585$	0 ~ 50	± 1	50 ~ 95%rh	± 5%rh
hwhs - 250	250I	$550 \times 610 \times 1760$	0 ~ 50	± 1	50 ~ 95%rh	± 5%rh
hwhs - 320	320I	$620 \times 640 \times 1900$	0 ~ 50	± 1	50 ~ 95%rh	± 8%rh
hwhs - 430	430I	$650 \times 650 \times 1880$	0 ~ 50	± 1	50 ~ 95%rh	± 8%rh
hwhs - 500	500I	$692 \times 692 \times 2000$	0 ~ 50	± 1	50 ~ 95%rh	± 8%rh

## 恒温恒湿培养箱:

注:1、外形尺寸为参考尺寸:2、中空双层玻璃门或聚脂绝热钢板喷塑,门由用户选购。

## 三、 特点:

- 1、本设备外箱是冷轧钢板,表面采用静电喷涂工艺,内胆为不锈钢,保温层由聚脂发泡形成,透光窗采用双层中空玻璃以确保箱内的保温性能(低温培养箱和bod等要求不锈光的培养箱无玻璃窗),箱体部有冷、热气流风道使箱内气体循环流畅、温度更加均衡。
- 2、统采用"过零"无触点开关电路技术,因而实现了脉冲调宽方式加热、制冷,使其温度控制波动范围小于0.5 ,内部不均匀性为1.0 左右。

#### 四、使用方法

- 1、使用条件:
- a、环境温度:10-30
- b、无强烈腐蚀性气体,通风良好,相对湿度85%以下
- c、使用电源:220v±10%、50hz容量不小于1kw,有良好接地线。
- 2、使用方法:
- a、使用前,把超声波雾化器放在机器旁边,超声波雾化器加入水,连接好气化管道,把超声波雾化器电源线插在箱体右侧后面三线插座上

b、本机器加热时停止加湿

#### 五、 注意事项:

- 1. 加湿器使用应注意及时加水,根据湿度要求1-2天加一次水,以防损坏。加水时,取下加湿器电源插头,把加湿器储水罐取下,上翻逆时针拧开加水密封口,加入水后,再拧紧密封口,放入加湿器上,按上加湿器电源即可。
- 2. 设备落地后,如地面不平应以垫平。
- 3. 设备的般动要平行移动,任何一方向倾斜应小于45度。

本设备在正常运行时,箱内载物摆放应不影响空气流通,以保证箱内温度均匀。

箱壁内胆和设备表面要经常试擦,以保持清洁。

- 4. 长期不用,应拨掉电源线,以防止设备带电伤人,并应定期(一般一季度)按使用条件运行2-3天,以驱除电器部件的潮气,避免损坏有关器件。
- 5. 专业人员或生产厂家维修解决。

## 购物须知

本店所有产品描述和图片均为官方描述,如遇产品图片不同,请以实际产品为准,具体细节请与客服咨询确认。本店仪器都是厂里自己生产,质量和包装请大家放心,仪器保修1年,如有问题欢迎旺旺联系客服。

我们会一直前进,不断改进和完善自己,多谢大家的支持! 邮资说明

江浙沪默认中通速递(江浙沪包邮),其他地区默认发汇通及德邦速递,偏远地区发经济型快递,各地具体运费请联系客服,货物重量不等,麻烦具体与客服联系,谢谢亲们!

小型仪器(10公斤以下)我们一般是发快递,我们标注的运费价格是除偏远地区的价格,

偏远地区的客户请联系我们客服咨询运费问题。大型仪器(10公斤以上)我们以物流运输为主,发 到您指定的城市,需要客户自提,有物流公司提供上门送货服务,费用需要客户自理,请提前联系 客服。谢谢。 大件物品,接受货物后,退换货物比较麻烦。因此所有产品到货后,需物流人员在场,当场验货,发现问题及时联系我们工作人员,协商解决问题。如物流不许先检查再签收,可以签上面单后拿在手中,当着物流的面检查,物流人员可以当面作证。收到仪器后,仪器没有质量问题要求退货的,均由买家承担来回运费!且退回仪器必须含收到时所有配件、赠品,仪器外观无损坏,外箱完好!若有人为损坏,影响二次销售,概不退货!请注意!

联系方式

客服一般都是24小时在线,欢迎大家随时联系,如有紧急情况麻烦致电

滕女士:13358196029,13815006552!

本产品的加工定制是是,品牌是旭日仪器,型号是LHP-160,工作室尺寸是470\*405\*529(mm),温度范围是RT+0-50 ( ( ),温度波动度是±1 ( ),温度均匀度是±1 (%),控温方式是数显,适用范围是植物培养、育种试验;细菌、微生物培养、工业产品和原料的性能、寿命、包装等测试