

高精度电子密度计 塑胶原料、塑料颗粒密度测试仪

产品名称	高精度电子密度计 塑胶原料、塑料颗粒密度测试仪
公司名称	扬州嘉阳仪器设备有限公司
价格	4680.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:嘉阳 型号:120x
公司地址	扬州市江都区邵伯镇南渡村
联系电话	18952509112 18168307579

产品详情

国标级高精度全自动塑胶专用密度计

【2014新款】数显快速电子塑胶比重计 数显直读式密度测试仪 密度值大于一小于一皆可测量简介：dx-120x采用美原装进口主机、性能稳定、操作简单快捷、能瞬间读取密度值，是目前使用群体最多的数显密度测量仪器，称重精度可达千分之一，仅二个步骤，即可显示密度值。与传统密度计相比，无需人工计算，操作方便省时、测量精确、高效，适合生产现场和品质监测等领域。

所适用材料：塑胶、塑料颗粒、尼龙颗粒、电线电缆、电缆料、pvc材料、橡胶、eva材料、复合材料、树脂、金属制品、轮胎、pc材料、矽胶、石材、石墨材料、玻璃制品、各种合金新材料研究实验室等。

原理：根据astm d792、gb/t 1033、iso-9000标准。采用阿基米得原理浮力法，准确、直读量测数值。

数显塑料颗粒专用密度计dx-120x规格：1、秤重范围：0.001g-120g2、比重精度：0.001g/cm³---0.0001g/cm³3、比重范围：>1，<1皆可测试4、温度、溶液补偿设定：可自由设定

数显塑料颗粒专用密度计dx-120x功能特点： 可当千分之一天平使用， 密度计测量精度高，测定速度快，样品量少，操作简单 依产品特性不同，可更换水、酒精、硅油等液体做介质 密度直读，只需两步直接读取样品的密度值 采用『一体成型大容积』设计(d170×w120×h90mm)，可容易地测量任何形状的样品，包括固体、块状、颗粒、浮体、薄膜、吸水体，发泡体的比重等 可准确、快速测量不吸水橡胶和吸水橡胶产品的密度 标准的rs232数据输出功能，可轻易的连接pc和打印机 可以选购液体或粉体配件测量液体或粉体密度标准配件： 主机 一体成型水槽 测量台 100g砝码 电源变压器一个 镊子 测颗粒配件一套 测浮体配件一套

固体块状测量步骤：第一步：将被测样品放在上托盘上，出现空气中重量按 mode 键自动记忆w1(机器自动记录)第二步：将待测物放入水中托盘上，出现水重重量按 mode 键自动记忆w2 (机器自动记录)约3秒直接显示密度(比重)值 【测量塑料颗粒密度计步骤】(测颗粒我们会配一套烧

杯和网球，方便测量塑料颗粒) 1、先将烧杯放在测量台上，把网球放入水槽。按归零键去掉重量2、将颗粒倒入烧杯测量空气中重量记忆w1，3、将颗粒倒入水中的网球里测量水中重量记忆w2，约5秒后直接读出密度值注：测量颗粒水中重量之前一定要用酒精清洗，以免有气泡，影响w2的测量结果 【测量密度小于一的材料】(测浮体标配抗浮架) 测量步骤1、将抗浮架放在水里，按归零键去掉重量2、将产品放在测量台上测量空气中重量记录w1 然后让产品放入水中测量水中重量w2，然后直接读出密度及体积 【吸水产品测量方法】1、采用溶液补偿功能，选用硅油做介质测量。测量步骤和不吸水固体一样(推荐) 2、封蜡法，把产品打上蜡要选购蜡炉(测量时间太久) 3、饱和水法：把产品放入水里进去吸水，吸水饱和后再测量(测量时间长误差大)

本产品的加工定制是是，品牌是嘉阳，型号是120x，类型是电子密度计，品种是数字式，测量范围是0.001-120g，准确度是0.001-120g，显示方式是数字显示，分度值是0.001，电源是220(V\HZ)，用途是橡胶塑胶颗粒密度的测量