

# ZF-20C暗箱式紫外分析仪

产品名称	ZF-20C暗箱式紫外分析仪
公司名称	昆山广测仪器设备有限公司
价格	480.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:CN 型号:ZF-1 , ZF-20C , ZF-7
公司地址	江苏昆山市春晖路
联系电话	86 0512 50135922 15995689748

## 产品详情

所标为zf-1的价格，运费另计，zf-7及zf-20c的价格请来电咨询，谢谢

### zf-1型台式三用紫外分析仪

是我公司研制的紫外仪器系列产品之一可发出长波紫外线（365nm）短波紫外线强度高、稳定性好、使用方便、可靠，深受广大用户欢迎。

zf-1型台式三用紫外分析仪在科研、生产等各个领域具有广泛用途。

一、zf-1型台式三用紫外分析仪特点zf-1型台式三用紫外分析仪是我公司研制的紫外仪器系列产品之一可发出长波紫外线（365nm）短波紫外线（254nm）强度高、稳定性好、使用方便、可靠，深受广大用户欢迎。zf-1型台式三用紫外分析仪在科研、生产等各个领域具有广泛用途。1、在生物化学、医学中，可对na电泳凝胶样品进行观察分析，检测蛋白质，甘酸等。2、在制药工业中，可用来检查维生素等能产生荧光的药品质量，特别适宜作薄层分析、纸层分析和检测。3、在化工、染料工业中，可鉴别不同种类的原油和橡胶制品，测定各种荧光材料、荧光指示剂、添jia剂等。4、在纺织工业中可用于鉴别棉花、合成纤维、人造纤维、羊毛等各种原料。5、在食品工业中可用于检验黄曲素、食品添剂、以及粮食、蔬菜、水果、可可豆脂、糖、蛋等的质量。主要技术参数：

1.仪器体积270mm\*220mm\*280mm

2.电源：220v 50hz

3.照射紫外lu光片尺寸：50\*200平方mm

4.紫外灯：254mm 365mm t5 6w各一支

5.点样光源：4w日光灯一支

使用方法：

- 1、将电源线与紫外线灯插座连接好。
- 2、将电源线插头与电源连接好。
- 3、将开关拨至所需要的光源波长位置（短波或长波）。

注意事项：

- 1、眼睛不可直视紫外光，以免灼伤眼睛。
- 2、灯应放置于干燥的环境中使用，不用时及时关闭电源。
- 3、紫外光片发毛时，可用稀suan洗涤，但在荧光效应严重衰退时，应更换新的lu光片。

#### zf-7手提式紫外检测灯

手提式紫外灯是我公司最新研制开发紫外仪器系列产品之一，它采用了进口元配件和高强度紫外灯管，具有体积小、重量轻、紫外强度高、使用方便等优点，由于采用了目前国际上已广泛使用的365nm波长紫外线，因而灵敏度高，对样品的破坏性作用小。其紫外强度达到进口同类产品水平，是pcr技术（基因扩增技术）必备仪器之一，广泛应用于分子遗传学、分子生物学、生物化学、生物制品等各个领域。

二、用途：

- 1、在科学实验工作中它是检测许多主要物质如蛋白质、核苷酸等的必要仪器可用于dna、rna电泳凝胶样品的观察、分析和摄影。
- 2、在药生产和研究中，可用来检查生物碱、维生素等各种能产生荧光药品的质量，它特别适宜作薄层分析、纸层分析斑点和检测。
- 3、在染料涂料橡胶、石油等化学行业中，测定各种荧光材料、荧光指示剂及添加剂，鉴别不同种类的油和橡胶制品。
- 4、在纺织化学纤维中可用于测定不同种类的原材料如羊毛、人造纤维、棉花、合成纤维并可检查成品质量。
- 5、在粮油、蔬菜、食品部门可用于检查如黄曲霉素等、食品添加剂、变质的蔬菜、水果、巧克力、脂肪、蜂蜜、糖、蛋等的质量。

三、操作使用注意事项：

- a)紫外滤se片不能和金属物体磁擦、不能受力、表面应保持干燥清洁，每次使用完毕要用干净纱布擦净；
- b)操作人员使用时，应将紫外线对准样品照射，并避免紫外线照射到人体。

四、主要型号、技术参数：

zf-7a 双波长（254nm和365nm各一支）

zf-7b 365nm

zf-7c 254nm

zf-7d 302nm

电源：220v 50hz

滤光片面积：50\*150平方mm

紫外灯管：无臭氧254nm 365nm 302nm t5 8w

使用方法：

- 1、将电源线与紫外线灯插座连接好。
- 2、将电源线插头与电源连接好。
- 3、将开关拨至所需要的光源波长位置（短波或长波）。

注意事项：

- 1、眼睛不可直视紫外光，以免灼伤眼睛。
- 2、灯应放置于干燥的环境中使用，不用时及时关闭电源。
- 3、紫外光片发毛时，可用稀酸洗涤，但在荧光效应严重衰退时，应更换新的滤光片。

本产品的加工定制是是，品牌是CN，型号是ZF-1，ZF-20C，ZF-7，种类是三用紫外分析仪，紫外功率是8（W），紫外波长是254，365，滤色片规格是50\*200（mm），适用范围是广泛