

厦门泉州莆田福州漳州龙岩厂家供应液-液搅拌机

产品名称	厦门泉州莆田福州漳州龙岩厂家供应液-液搅拌机
公司名称	厦门博士达喷涂设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	分散机类型:乳化分散机 物料类型:液-液 适用物料:油漆涂料
公司地址	中国 福建 厦门市 厦门高崎汉记工业大楼
联系电话	86-0592-3878899 15060720559

产品详情

砂磨机

！工作前接好接地线，才能开启机台，避免机台损坏！

处于易燃易爆场所，砂磨机运转时请确保车间通风！

一．概述：

bostar 1100型砂磨机是我公司采用国内外最新技术设计开发的新型环保型实验室产品。该产品集中了搅拌、分散多种用途的功能于一体，是精细化工、石油化工、纳米材料、生物医药、食品工业、日化产品、农药生产等领域实验室试验最理想的实验设备。

本设备采用电子换向调速控制器对电机实行无级调速，应用数字pid控制技术，控制精度高，四位led数码管直接显示电机转速，并配有分散叶轮与砂磨盘，能适应实验室不同的试验需求，并可根据显示的转轴速度直接计算搅拌、分散、砂磨叶片的线速度与物料粘度及化学反应速率之间的关系，为大规模生产提供正确的数据。

二．主要技术参数：

- 1．电动机型号：u1.1/80-220
- 2．电动机额定功率：1100w
- 3．调速控制器型号:czd-8000

4. 调速范围：200-8000r/min
5. 分散叶轮直径：100mm（随机配件）
6. 升降行程：420mm
7. 外型尺寸：580 × 680 × 1280mm
8. 最大置放容器尺寸: 内径*高=350mm*400mm

三、结构：

- 1.本机采用双轴恒力升降系统，升降方便。
- 2.采用串激整流子电动机，通过智能型电机调速控制仪，对电机实行无线调速。应用数字pid技术，控制精度高，数字直接显示转轴转速。
- 3.分散叶轮与转轴用螺丝直接连接。
- 4.由左右夹持器对料筒固定。

四、安装：

- 1.将两夹持器分别装在固定架上，夹持杆平面向上。
- 2.将不锈钢料筒固定在夹持器中，筒盖孔与电机轴想吻合。
- 3.将电机与调速器上的五芯航空插头机联接。（注意缺口方向）。

五、使用与维护：

- 1.使用时将选用的分散叶轮与转轴固定。
- 2.旋电机锁紧栓，调整转轴与容器的高低位置，夹紧电机座与容器，放入物料并盖上容器盖。
- 3.接通电源，打开电源开关，然后调节速度至需要的转速。
- 4.本电机为串激整流子电动机，转动时电刷有火花产生，请保持良好车间通风。
- 5.转速大于4000r/min时不宜开空车（即空转）。
- 6.当电机电刷小于10mm时，应进行更换。

六、装箱单

1. 整机
1台

2. 分散搅拌叶轮 2只

- | | |
|----------|----|
| 3. 夹持器 | 1副 |
| 4. 调速器 | 1台 |
| 5. 使用说明书 | 1本 |

七、保用须知：

本公司生产的bostar 1100型砂磨机质量可靠，信誉第一，用户至上，从购机之日起一年内，除磨损件（电刷、分散搅拌叶）或者人为损坏外，一律实行保修。用户需要保修时，请出示购机凭证。本公司将提供优质服务。

公司名称：厦门博士达喷涂设备有限公司

公司地址：厦门市同安工业集中区同安园265号

服务电话：0592-5743618 15060720559

传真：0592-5743619

本产品的分散机类型是乳化分散机，物料类型是液-液，适用物料是油漆涂料，品牌是博达，应用领域是化工，调速范围是8000（r/min），型号是BD，速度类别是无级变速，分散轮直径是60（mm），升降行程是250（mm），电机功率是1.1（Kw），产品类型是全新，变速方式是变频变速，速度范围是1200rpm以上，罐容量是10（L），外形尺寸（长*宽*高）是400*450*800（mm），整机重量是25（Kg），规格是BD