

光学显微镜专业便携学生专业科学生物螨虫检测仪

产品名称	光学显微镜专业便携学生专业科学生物螨虫检测仪
公司名称	广州戈仕贸易有限公司
价格	1080.00/个
规格参数	类型:光学显微镜 品牌:戈仕 型号:T-13
公司地址	环市中路276号国龙大厦裕兴阁13B房
联系电话	83229162 18608476047

产品详情

亲们我们的店面地址：

广州越秀区美博城主楼，可以电话我的哦。

工厂也是在广州

仪器都是本厂出！

支持加工、代发、大量批发。

欢迎亲们来店面来参观！

李小姐：18608476047

qq：519187337

光学放大倍数：40x-1600x

视频检查仪是配置有内置彩色cmos摄像头、消色差物镜、大视野目镜。光学系统成像清晰，视野广阔，标准的视频信号输出，可直接连接到电视机，监视器及带视频卡的计算机上，可广泛应用于美容健康检查等方面。

.规格

1. 目镜：10x大视野目镜，焦距25毫米，视场 18毫米；
2. 物镜：10x消色差物镜，数值孔径0.25，工作距离6.6毫米；
3. 固定载物台，带移动尺，移动范围：纵向28毫米，横向68毫米；
4. 同轴粗微动调焦系统；
5. 照明光源：led照明器；
6. 内置cmos摄像器件：1/3 ”，分辨率：420电视线。频输出1vp-p。75 负载、 pal/ntsc可选择，彩色；
7. 14 的监视器，物体的放大倍数约为420倍；
8. 防霉。

.各部件名称

1.目镜2.物镜3.移动尺4.固定载物台5.led照明器6. 内置摄像头的单目头7.固紧螺钉8.限位螺钉9.锁紧螺母10.粗动手轮 11.微动手轮12.可变光栏13.开关14.亮度调节旋钮

1.电视机、 监视器或带视频卡的计算机 2.连接插座 3. 视频连接线4.电源线
5.视频输出插座6.电源插座7.视频开关8. led聚光镜

.观察操作

1. 按图2所示将电源线分别连接到机身插座和电源插座上,带视频的单目头上的插头插入机身插座，连接好视频连接线，将电源开关按向” i ” 的一边，接通电源，并把视频开关拨到video on的位置，即有视频输出。当不需要视频输出时，关闭视频开关。

2. 将标本放在载物台上，用移动尺将标本夹好，调节纵、横向调节旋钮，将标本移到聚光镜中间，用粗动调焦手轮调节找到标本的像，然后用微动调焦手轮调节即可获得清晰的标本像。
3. 限位装置的调节：用调焦手轮调焦以获得清晰的标本像，此时，按图1所示，调节限位螺钉8的高低，使标本保留在此位置，然后锁紧锁紧螺母9。
4. 用可变光栏的手柄调节照明系统的数值孔径，以获得对比度良好的图像。
5. 调节亮度调节旋钮，获得舒适的照明效果。

保险丝的更换（图3）

1. 关上电源开关，拔出电源插头。
2. 拧松保险丝压母1，取出烧坏的保险丝，装上新的保险丝，拧紧保险丝压母即可。

保险丝的规格为 5, 0.5a

维护保养

1. 擦拭镜头可用沾酒精/乙醚混合液或二甲苯的镜头纸或脱脂棉花。
2. 擦拭涂漆表面，可用纱布除去灰尘。若有油渍污垢，用纱布沾少许汽油去除，不能用有机溶剂（例如：酒精，乙醚和其它稀释剂）擦拭涂漆表面和塑料部件。
3. 视频检查仪是精密光学仪器，各零部件切勿随便拆卸，以免损害其操作功能和精度。如有故障应送专业维修部门或我厂进行维修。
4. 仪器不使用时，用有机玻璃或聚乙烯罩子罩上，并存放在干燥和没有霉菌滋生的地方。物镜和目镜最好放在有干燥剂的密闭容器中。

注意事项

请不要随意拆卸带视频的单筒头，以免损坏摄像头或影响其功能，如有故障应送专业维修部门或我厂维修。

常见故障的排除方法

序号	故障	解决方法

1	怎么样调焦？	请按说明书的” 、观察操作”部份来进行粗微动调节的操作。
2	出现调不了焦距时怎么办？ 松开锁紧螺母9和限位螺钉8	请按说明书的” 、观察操作”部份来进行粗微动调节的操作，并重新限位即可。
3	怎样更换保险丝？	请按说明书的” 、保险丝的更换”部分来更换保险丝。
4	与显示器连接一切都正常，但显示器都只显蓝屏，不显图像？(无信息时蓝屏)	检查视频开关是否处于工作位置视频线是否接触不好或断开
5	电视机的电源开关已开并显示通电状态，但显示器一直黑屏？(无信息时黑屏)	检查视频开关是否处于工作位置视频线是否接触不好或断开

本产品的类型是光学显微镜，品牌是戈仕，型号是T-13，目镜放大倍数是40-1600，物镜放大倍数是40-1600，仪器放大倍数是40X-1600X，重量是1500（g），适用范围是螨虫检测仪，装箱数是10，加工定制是否，规格是15X20