

# ZD-600电热恒温水浴/不锈钢恒温水浴

产品名称	ZD-600电热恒温水浴/不锈钢恒温水浴
公司名称	上虞市星星仪器设备有限公司
价格	1100.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上虞星星 型号:ZD-600
公司地址	道墟镇屯北村
联系电话	2588861

## 产品详情

zd-600电热恒温水浴/不锈钢恒温水浴/恒温水浴批发

### 一.用途：

本仪器供医疗卫生，医学院校，工矿企业和科研单位等作精密恒温和辅助加热之用

### 二．主要技术指标

型号规格	zd-420	zd-600
电源电压	220v 50hz	
消耗功率	800w	1000w
控温范围	rt+5 ~99	
温度波动	± 1	
跟踪范围	+2	
工作室尺寸（长*宽*高）mm	420*190*130	600*300*150

### 三．结构特点：

电热恒温水槽外壳采用优质冷轧钢板，表面镀塑，内胆，顶盖，搁板采用耐腐蚀极佳的不锈钢材料。底部放置u型电热管，直接浸在水中使热能损耗大为减少，内胆与外壳之间采用硬质聚氨脂隔热，水槽右侧温度控制装置设置带有指示灯的电源开关。控温仪选用高精度的数字显示调节仪，温度数字显示，设置有温度设定旋钮和测量与设定开关及加热红绿指示灯，电路经过精心设计，使控温精确可靠。

### 四．使用方法：

1. 在水槽内加入清洁的温水至所需要的高度。
2. 把电源开关拨至“开”处，指示灯亮，表示电源已经接通。
3. 按动仪表下方设置处的按键，将温度设置自己所需要的数字即可，此时上面显示窗口显示的温度为实际温度。
4. 当水槽内测定温度达到或高于设定温度时，加热中断，红灯亮，在标准环境温度下通电90分钟后，温度可保持稳定。
5. 若根据用户需要，采用指针式电子温度调节仪的水槽，只要将设定旋钮至所需的工作温度，此时绿灯亮（被测温度低于设定温度），仪器进入自动恒温控制状态。当水槽内测定温度达到或高于设定温度时，加热中断，红灯亮，温度可保持稳定。

#### 五. 维护保养：

1. 水槽内外应经常保持清洁，外壳镀塑料处切忌用有反应的化学溶液擦试，以免发生化学反应。
2. 仪器如果长期不使用，需套好塑料膜防尘罩，放在干燥室内，以免温度控制仪器受潮湿而影响使用。
3. 仪器不宜在高电压，大电流，强磁场，带腐蚀性气体环境下使用，以免仪器干扰，损坏及发生触电危险。

本产品的加工定制是是，品牌是上虞星星，型号是ZD-600