

## CJB-S-5D型数显五点磁力搅拌器/

产品名称	CJB-S-5D型数显五点磁力搅拌器/
公司名称	巩义市予泰仪器设备销售有限公司
价格	3600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:予泰 型号:CJB-S-5D
公司地址	巩义市孝义镇里沟村十组
联系电话	13283882667

## 产品详情

多点磁力搅拌器		
型号	cjb-s-5d	cjb-s-10d
规格	五点	十点
面盘尺寸	450 × 105mm	450 × 190mm
搅拌容量	5 × 500ml	10 × 500ml
材质	黑晶陶瓷面盘	
调速范围	50-1800转/分 ( zncI-ds型转速数显 )	
电机功率	5 × 8w	10 × 8w
外形尺寸	480 × 280 × 230mm	480 × 365 × 230mm
重量	7000 ± 200g	9500 ± 200g

### 一、cjb-s型多点磁力搅拌器的产品特点

1. 多点单搅拌磁力搅拌器5点、10点。

2. 可多点同步搅拌，也可以单点单独搅拌。

3. 精确数字显示转速功能。

4.专利型最新产品，采用方形304不锈钢、铝合金防腐上面，可单独做磁力搅拌，也可放置如电热套、水浴锅等做加热搅拌。

5.采用直流无刷调速电机，性能稳定，噪音小，寿命长，无火花产生。

6.外壳采用一次性成形阻燃加强pbt注塑外壳，耐高温，防腐蚀，且绝缘性能好。

7.30°斜面操控面板适合坐位和站位视角。

8.无极调速，低速平稳，高速强劲。

## 二、cjb-s型多点磁力搅拌器的使用方法

1.将立杆固定在搅拌器后上方螺丝孔（注意：有顺丝和倒丝）内，调整好十字夹高度，将反应瓶固定放在每一个位置上，放入合适搅拌子，插入电源~220V，打开开关。

2.搅拌器侧面有一根测速探棒，用来检测转速，直接放在表面对应位置即可测出该搅拌点的搅拌转速。

3.依次顺时针调整“搅拌”旋钮，根据数字转速显示由小到大调至合适位置进行搅拌。

4.由于使用多个电机，即可单独使用，也可同步使用。

5.如搅拌容量大或溶液粘稠时，可适当上调旋钮以增加搅拌力度。

6.如出现跳子现象，请关停搅拌后再缓缓启动。

### 三、cjb-s型多点磁力搅拌器的注意事项

1.环境温度：0-50 ，无腐蚀气体。

2.相对湿度：35%-85%（无冷凝）。

3.请勿过载使用。

4.仪器应有良好的接地。

5.长期不用时，请保持仪器清洁，放在干燥无腐蚀气体处保存。

本产品的加工定制是是，品牌是予泰，型号是CJB-S-5D，产品适用范围是适用于各大专院校，实验室，化工，医药，印刷等科研领域，电源是220V50Hz，工作电压是220（V），外形尺寸是480\*280\*230（mm），重量是7（kg）