

电子恒温水浴锅 金华仪器

产品名称	电子恒温水浴锅 金华仪器
公司名称	金坛市金城金华仪器厂
价格	460.00/台
规格参数	品牌:金华仪器 型号:HH-1
公司地址	中国 江苏 金坛市 华城古石林263号
联系电话	86 0519 82321751 15295041751

产品详情

品牌	金华仪器	型号	HH-1
工作室尺寸	20 × 12 (mm)	温度范围	常温-100 ()
温度波动度	± 0.5 ()	温度均匀度	99 (%)
控温方式	数显控温		

hh-1单孔数显恒温水浴锅的详细说明：

一、单孔数显恒温水浴锅用途：

数显恒温水浴锅广泛用于蒸馏、干燥、浓缩以及温渍化学药品或生物制品。

二、单孔数显恒温水浴锅特点：

水槽选用进口优质不锈钢板和精密机械加工工艺制造，具有耐高温，耐腐蚀的特点。控温采用微电脑pid技术，很好的解决了水温过冲现象，产品具有热平衡时间短，温度波动性小，均匀性好，led显示准确、直观。

三、数显恒温水浴锅常用型号技术参数：

型号	产品名称	工作尺寸cm	
hh-1	数显恒温水浴锅	20 × 12	控温范围：
hh-2	数显恒温水浴锅	30 × 15 × 12	
hh-4	数显恒温水浴锅	30 × 30 × 12	控温精度：
hh-4d	数显恒温水浴锅	60 × 15 × 12	
hh-6	数显恒温水浴锅	45 × 30 × 12	分辨率：0.1
hh-6d	数显恒温水浴锅	90 × 15 × 12	
hh-8	数显恒温水浴锅	60 × 15 × 12	型号加“d”

四、单孔数显恒温水浴锅使用方法：

首先将水槽中加入水，水位离锅盖约4cm，接通电源，打开电源开关，按下功能键（set），调节上升或

下降键，选择您所需要的温度，选定好后，再按一下功能键退出，即能按您设定温度运行。使用完毕，将水倒出并擦拭干净。

五、单孔数显恒温水浴锅注意事项：1、使用时外壳应妥善接地，以免发生意外；2、严禁各种溶液进入控制室内，以免损坏主机；3、严禁水箱内无水加热，以免烧坏加热管；4、当仪器发生故障时，请懂电器的师傅检查或通知我厂维修